



NOUVEAUTÉS dataLink / dataLink Pro !

Connexion au réseau


La connexion réseau est désormais améliorée. Comme pour une imprimante classique, il est possible de **connecter la dataLink en réseau**. Il devient donc possible d'imprimer sur une ou plusieurs imprimantes cab, **sans avoir besoin d'un câble USB**, et cela depuis un ou plusieurs ordinateurs. Ainsi, **les configurations d'impression sont conservées même en cas de changement d'utilisateur**.

Informations et mise en forme de l'étiquette

Un **message d'alerte** informe désormais l'utilisateur si le code est trop long pour être imprimé sur l'étiquette. La longueur maximale du code est de **73 caractères alphanumériques**. Ce maximum peut être réduit si le code contient des **caractères spéciaux** ou des **lettres majuscules**. Cette règle s'applique aussi bien au module easySpiral Management qu'au module Label Printing.

Import automatique

Il est maintenant possible de configurer un **import automatique de fichiers .csv**. Concrètement, l'utilisateur enregistre un fichier Excel type à un emplacement défini, renseigné dans le logiciel. L'opérateur met à jour ce fichier à cet emplacement habituel avant chaque session d'impression. L'importation dans les modules d'impression (**easySpiral Management** et **Label Printing**) se fait alors automatiquement à chaque ouverture du module.

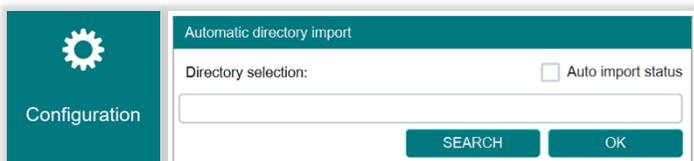

Options d'impression

- Le système permet maintenant d'imprimer des **QR codes**.



- La **taille d'impression s'ajuste automatiquement** : si les informations tiennent sur **une seule ligne**, la police est automatiquement agrandie.




- Une **colonne "symbole"** a été ajoutée. Pour y insérer un symbole spécifique, l'utilisateur se réfère à un tableau où des codes sont associés aux symboles disponibles. Les utilisateurs peuvent personnaliser les codes des symboles dans le **module Configuration** (ex : ■ = Flore totale, ▲ = levures / moisissures).

- Les lignes dont l'étiquette a été imprimée sont désormais **surlignées en bleu**.
- Des **étiquettes mates** seront utilisées à partir de maintenant.

Symbol	Value
●	total_cnt
▲	yeast_mold
◆	e.coli
■	4
▨	5
□	6

Gestion des utilisateurs

- Le **LDAP** est désormais pris en charge par le logiciel dataLink.
- L'**enregistrement automatique** n'est plus géré dans le module de gestion des comptes. Il est désormais accessible dans le **module Configuration**. Cela permet de mettre en place l'enregistrement automatique même si la gestion des comptes n'est pas activée.

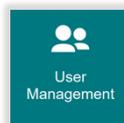

Local configuration LDAP configuration

