

BagMixer[®] 400 バッグミキサー

400 mL ラボラトリー用ホモジナイザー



ベストセラーのラボブレンダー！

interscience



あなたのラボラトリーに高い品質を誇る インターサイエンスの製品を！

- 微生物学分析のためのラボラトリー用科学機器をフルレンジ提供
- デザイン及び製造、全てフランス製
- イノベーション、独創的製品のための研究開発へのリーダーシップ
- 130カ国以上のディストリビューション・ネットワーク

安全、迅速なサンプル前処理のための 30年来のイノベーション

世界中で**25,000**台以上の**BagMixer®**が販売されたことにより、当社は今日、**BagMixer®**ラボ用ブレンダーシリーズと**BagSystem®**シリーズ製品群によるサンプル前処理の世界的スペシャリストとして認知されています。




最適な細菌抽出を30秒で。

パドルの前後運動により、ブレンディング中に細菌を最適に抽出でき、二次汚染のリスクもありません。30秒でサンプルは分析準備が整います。


ブレンディングパワーを調節*

パドル1つにつき最大28kgの圧力。

あらゆる用途に対応。

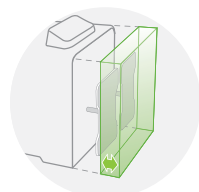

小さい/硬いサンプル：
パドルを前に移動します

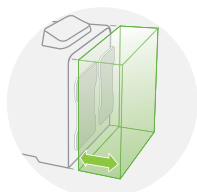

大きい/柔らかいサンプル：
パドルを後方に移動します

BagMixer® S

ステンレス製

高性能のステンレス 304 L 製

頑丈で信頼できる

3年保証 (保証書登録後)

ウィンドウとショックアブソーバーは
永久保証*

高度の照明システム

LightCode System (ライトコード) :

機器の下部にあるLED照明の色によりブレンディングの
プロセス状況を表示します*

LED照明 :

ブレンディングのプロセス中及び消毒時にチェンバー内
を照らします*

超安定性の足部

アンチ・バイブレーション*

実験台上に足部の跡が付きません

*すべてのモデルが対象ではありません。詳しくは技術仕様をご確認ください。



食品



医薬品



環境



獣医学

パブリック
リサーチ

超サイレント バッグミキサー： 48デシベル！*

非常に静かなバッグミキサーなので、隣で電話をすることが出来ます

BagMixer® SW

Q-Tight (キュー タイト)*

完全密閉ドアが 250kg の圧力をかけ、バッグ上部から液体が漏れるのを防ぎます

イージークリーニング*

TotalAccess System (トータルアクセス) :
ドアが手前に完全に開きます

つやのある白いブレンディング・チェンバー
オートクレープできるパドルとドリフトレー

Click & Clean (クリック & クリーン) :
パドルを簡単に外し、チェンバー内を完全にクリーニングできます

特許

ウィンドードア

液体センサー*

液体漏れの場合、機器は停止し、赤色照明が警告を発します

特許

ISO
7218

ISO
6887

FDA BAM
Bacteriological Analytical
Manual

3
年
保証

ウィンドー
ライフタイム保証

ショック・アブソーバー
ライフタイム保証

革新的なテクノロジー*



トータルアクセス システム



これまでブレンディング・チェンバーをクリーニングするためには、大変時間がかかりました。TotalAccess System(トータルアクセス・システム) でドアを完全に前方に開き、実験台に水平に置くことにより、ブレンディング・チェンバーを完全クリーニングすることができます。Click & Clean® (クリック アンド クリーン) パドル及びドリップ・トレイを簡単に取り外します：白いつやのあるポリカーボネート製のブレンディング・チェンバーは、かどが丸く拭き易く、短時間の完全イーザークリーニングを可能にします。

特許

超サイレント

これまでのパドル・ブレンダーは音がうるさく、ユーザーの疲労を誘発しました。BagMixer® バッグミキサー S & SW は、あなたのラボでのワーク・コンフォート条件を本当に変えます。あまりにも静かなので、ブレンディング中、すぐ傍で電話をすることができます：48 デシベルの BagMixer® バッグミキサー S & SW は、一番近いコンペティター(54 デシベル)に比較してはるかに静かです。

公認音響ラボにて公式音響テスト済：水 250 mL + チーズ 22 g でスピード最大の条件

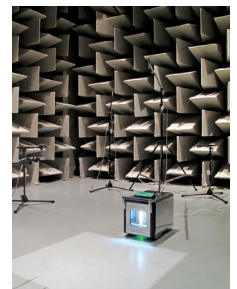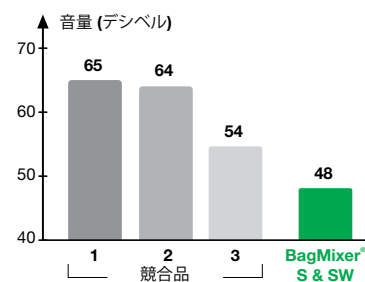

ISO 3744 音響テスト



ライトコード システム

このBagMixer® バッグミキサー S & SW はあまりにも静かなので、「ブレンディング、いつ終わったの?」とお思いになることでしょう。本体下部のLEDのライトコード・システムは、ブレンディングのプロセスを色別に表示します。ブレンディング終了時、グリーンになり、遠くにいてもブレンディング終了ということがわかります。

LED 照明がブレンディングのプロセスを色別に表示します：



グリーン：
準備完了



オレンジ：
ブレンディング
進行中



赤：
LiquidSensorセンサーが
液体漏れを感知しました

リキッド センサー

ブレンディング中液体漏れがあると、リキッド センサーはこの液体漏れを直ちに探知し、BagMixer® バッグミキサー SW は自動的に停止し、あなたに警告します。このようにして大切なサンプルを守り、すぐにクリーンアップすることができます！

特許



エネルギー セーバー

ブラシレス・モーター テクノロジーにより、BagMixer® バッグミキサー は、他のブラシ付モーターの競合品に比べると 50% 以下だけのエネルギーを必要とします。また消耗部がないので、長持ちします。AutoSleep オートスリープ機能により、30分間BagMixer® バッグミキサーを使用しないと、スリーピング・モードになります。

BagMixer® 400 レンジ

固体サンプル分析前処理のために



BagMixer® 400 P

> ベーシック

Ref. 021 230



BagMixer® 400 W

> ウィンドードア

Ref. 022 230



BagMixer® 400 CC®

> クリック&クリーン®

Ref. 024 230



BagMixer® 400 S

> 超サイレント

Ref. 025 000




BagMixer® 400 SW

> 二重構造ウィンドードア
液体センサー

Ref. 025 100

ラボ用補充的製品 & 関連ツール品

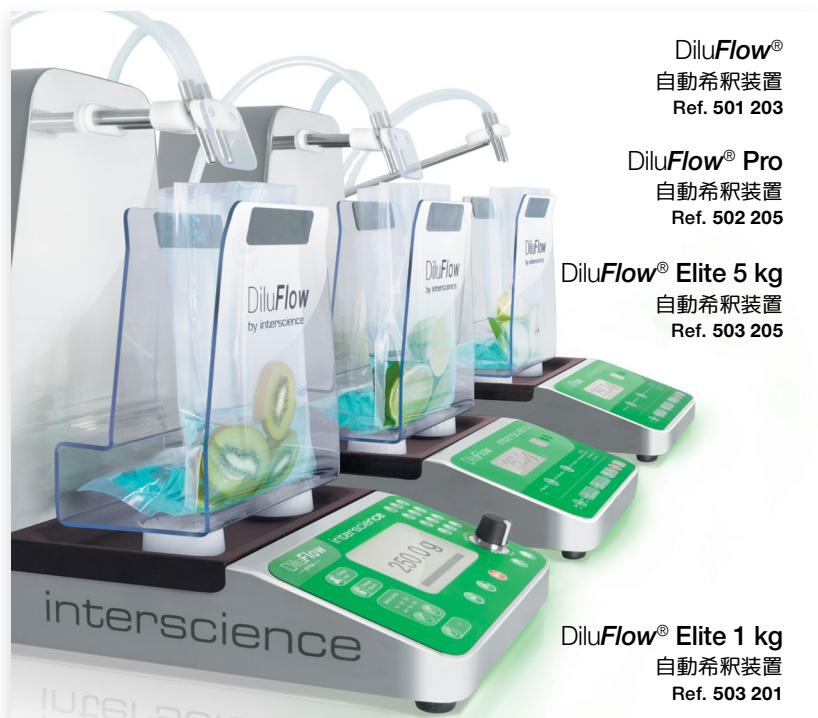

DiluFlow®

自動希釈装置

Ref. 501 203

DiluFlow® Pro

自動希釈装置

Ref. 502 205

DiluFlow® Elite 5 kg

自動希釈装置

Ref. 503 205

DiluFlow® Elite 1 kg

自動希釈装置

Ref. 503 201




BagFilter® Pipet & Roll

バッグフィルターピペット&ロール

ピペット挿入口と密閉シール付側
面フィルターバッグ

Ref. 111 720

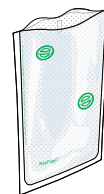

BagPage® 400 バッグページ

滅菌済全面フィルターバッグ

Ref. 122 025



BagLight® 400 バッグライト

滅菌済フィルター無しバッグ

Ref. 132 025



BagSeal® バッグシール
バッグ溶着用シーラー

Ref. 261 000



BagOpen® 400 オープン
バッグオープナー/ホルダー

Ref. 211 040



BagRack® 400 ラック
& DripTray® (オプション)
ラック+ドリフトレー

Ref. 221 040



BagClip® 400 クリップ
バッグクリップ

Ref. 231 040



BagPipet® ピペット
& **BagTips®** チップス

ピペット - Ref. 251 091
滅菌済チップス - Ref. 252 019

テクニカル仕様

		BagMixer® 400 P	BagMixer® 400 W	BagMixer® 400 CC	BagMixer® 400 S	BagMixer® 400 SW
概要	製品番号	021 230	022 230	024 230	025 000	025 100
	ステンレス製ボディー (304L)	✓	✓	✓	✓	✓
	ブレンディングパワー調節可能 - (特許)	-	-	✓	✓	✓
	多機能デジタル画面	-	-	✓	✓	✓
	調節可能パドル	-	-	✓	✓	✓
	両パドル同時並行停止	-	-	✓	✓	✓
	クリック&クリーン取り外し可能パドル (特許)	-	-	✓	✓	✓
	窓付きドア	-	✓	✓	-	✓
	超サイレント (48デシベル以下)	-	-	-	✓	✓
	LEDライトコード	-	-	-	✓	✓
	ポリカーボネート製丸角チェンバー: 消毒を簡単に	-	-	-	✓	✓
	チェンバー内LED照明	-	-	-	✓	✓
リキッドセンサー: 液体漏れを検知	-	-	-	-	✓	
仕様	最適なブレンド量	50 - 400 mL				
	ドリフトトレイ	オプション	付属		付属(機器内に内蔵)	
	Qタイト完全密閉ドア	バッグ上部からの漏れを防止				
	ブラシレスモーター	✓	✓	✓	✓	✓
	速度	固定速度: 8ストローク/秒		可変速度: 4 - 6 - 8 - 10ストローク/秒		
	可変タイム	30秒から210秒または ∞		1 秒から1 時間または ∞ / カウントダウン		
	ドア仕様	窓無し	窓付きドア		窓無し	二重窓ドア
	ドア開閉	270° 開閉可能			トータルアクセスシステム: ドアを全開にすることで、庫内へのフルアクセスが可能 - 特許	
	電圧 / 周波数	220-240 V~ 50-60 Hz		100-240 V~ 50-60 Hz		
	保証期間(保証登録後)	3年				
	永久保証	ショックアブゾーパー	窓付きドア、ショックアブゾーパー		ショックアブゾーパー	ウィンドー及びショック・アブゾーパー
	スペアパーツの入手可能期間	10年				
重量及びサイズ	準拠規格	ISO 7218, ISO 6887 and FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)				
	サイズ (w x d x h)	26.8 x 39.5 x 28.3 cm		27 x 42 x 26.6 cm	27.6 x 45.9 x 35.7 cm	
	重量	16.8 kg	16.6 kg	16.1 kg	25.1 kg	24.7 kg
	ボックスサイズ (w x d x h)	49 x 34.5 x 37 cm			56 x 41 x 50 cm	
	総重量	19.5 kg	19.7 kg	19.2 kg	29.3 kg	28.9 kg

BagMixer® 400 P/W/CC: ドリフトトレイ1個(BagMixer® 400 P: オプション)、電源コード、取扱説明書、クイックユーザーガイド、無償ブレンダーバッグ1パック、適合証明書 / 保証書
BagMixer® 400 S&SW: 機器内にあるドリフトトレイ1個、電源コード、取扱説明書、クイックユーザーガイド、無償ブレンダーバッグ1パック、適合証明書 / 保証書



お問い合わせ (日本語) : sales.japan@interscience.com

代理店

interscience JAPAN 株式会社
140-0001 東京都品川区北品川 1-23-19 GoodOffice 10F
Phone: 03 6712 9715 - Email: sales.japan@interscience.com
PARIS
Phone: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com
FRANKFURT
Phone: +49 611 7238 7770 - Email: sales.germany@interscience.com
BOSTON
Phone: +1 781 937 0007 - Email: sales.usa@intersciencelab.com
SHANGHAI
Phone: +86 (0)21-64739390 - Email: sales.china@interscience.cn
SINGAPORE
Phone: +65 6977 7232 - Email: sales.asia@interscience.com

www.interscience.com