

DiluFlow[®]

ダイリューフロー
固体サンプル用ダイリクター



希釈のためのベストソリューション!

interscience




あなたのラボラトリーに インターサイエンスの製品を！

- 微生物分析に対応するフルレンジの高品質製品
- 革新的な技術、使いやすい製品
- グロー販売ネットワーク
- フランス製の洗練されたデザイン及び製造



BagSystem® バッグシステム

サンプル前処理のベスト・ソリューション

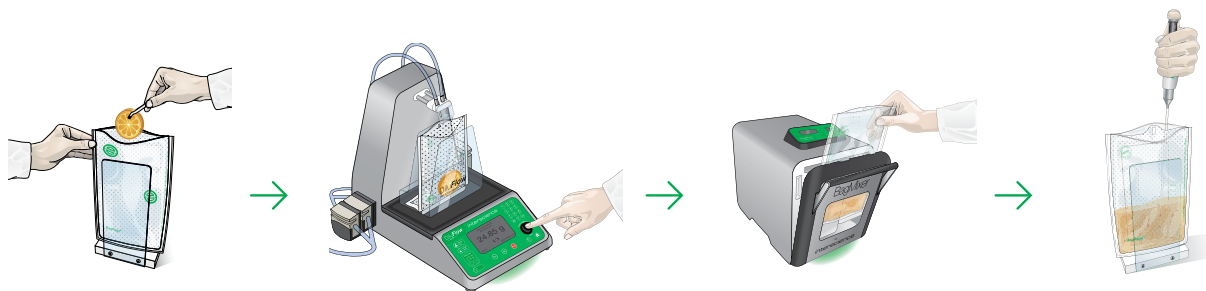

1 **BagFilter®** サンプル
を採集

2 **DiluFlow®**
サンプルを希釈


3 **BagMixer®**
サンプルを均質化

4 **BagTools®**
濾過済みサンプルを抽出

なぜ自動希釈装置DiluFlow®ダイリューフロー を?

DiluFlow®ダイリューフロー、グラビメトリック希釈装置は、サンプルを重量測定し、自動的に適切な重量の希釈液を迅速に分注する装置です。以下の優位性をご覧ください:

マニュアル式希釈

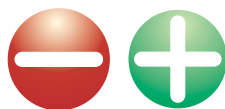

DiluFlow® による
自動化された希釈




ステップ 1

サンプルの重量を
計測します



ステップ 2

マニュアル式に
希釈水を加えます

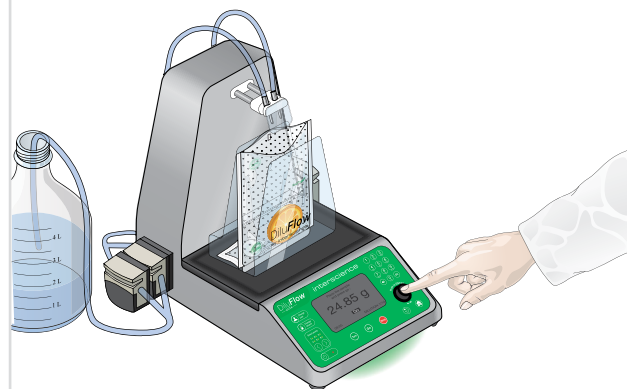

サンプルが置かれ、希釈がスタートします。
適量の希釈液が、自動的に数秒で加えられます。

■ 時間がかかります ■

■ 不正確 : ■
最終結果に
直接の影響を与えます

■ 再現性がありません ■

■ 安全性に欠けます : ■
バッグがしっかりと支えられていません

■ 自動的なトレーサビリティがありません ■

■ 迅速 : 225 mL の希釈に8秒*

■ 精度 : サンプル質量で < 1%
分注で < 1% まで
(スタンダード又は精密モード)

■ 再現性があります

■ 安全です : バッグはBagOpen®バッグオープナー/ホルダーにより支えられています

■ トレーサビリティ : LIMS、プリンター、Excel™

* ブースターキット付DiluFlow® Eliteで25gの検体をFast Modeで、1/10希釈の場合の所要時間

最適のダイリューションのために 使いやすく効率的でコネクタされた3種のモデル



DiluFlow®



DiluFlow® Pro



DiluFlow® Elite



DiluFlow® Elite 1 kg

	DiluFlow®	DiluFlow® Pro	DiluFlow® Elite	DiluFlow® Elite 1 kg
超 ロボディ	✓	✓	✓	✓
ドリフトレー	✓	✓	✓	✓
ロボチックアーム	-	✓	✓	✓
ジャンボ・キット	-	✓	✓ ⁽³⁾	-
プログラミング	-	-	✓	✓
フル・トレーサビリティ	-	-	✓	✓
ポンプ6台取り付け可	-	-	✓	✓
マルチ分注モード	-	-	✓	✓

最上質ポンプ

Watson Marlow™
製ポンプ

トレーサビリティ

プリンター、USB スティック⁽¹⁾、Excel™、
Open Office™、CSV、LIMS⁽¹⁾



6種までの希釈液を接続

4個追加接続できるポンプ⁽¹⁾

以下の規格に準拠します



304L ステンレス製本体

お手入れが簡単で、長持ちします

ゲッコー・グリップ

接着ゴムはもう使いません！
超接着性があり清潔で長持ちします

特許

ロボチックアーム⁽²⁾

サンプル挿入が簡単になります
コンタミネーションを防ぎます
時間節約をします

デモビデオ
スキャンして！



超 ローボディ

クリーンベンチ内使用に最適です
人間工学的デザイン：筋骨格障害が
なくなります




高精度のウェィングスケール

精度 99 %

取り外せるドリフトレー

お手入れが簡単です
特許

イノベーティブなテクノロジー

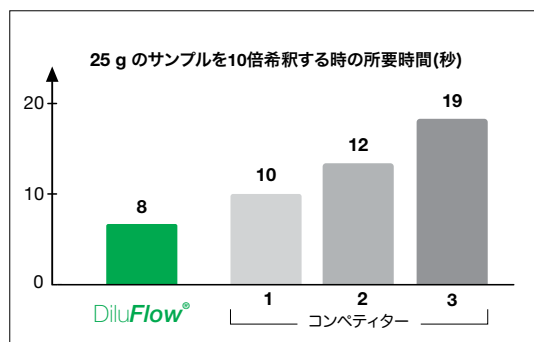


世界一速いダイリ्यूター：

オプションのブースターキットを備えた DiluFlow® は、世界最速の分注スピードを実現します。わずか 8 秒⁽³⁾で225mLを分注します！

ロボチック アーム⁽²⁾

ロボチックアームにより、サンプルをコンタミネーションのリスクなしに安全、簡単に検査バッグ内に挿入でき、その時間を短縮します。

ロボチックアームの動きはシンプル、効率的で迅速です。130万回以上のテストをクリアし、信頼性が証明されています。

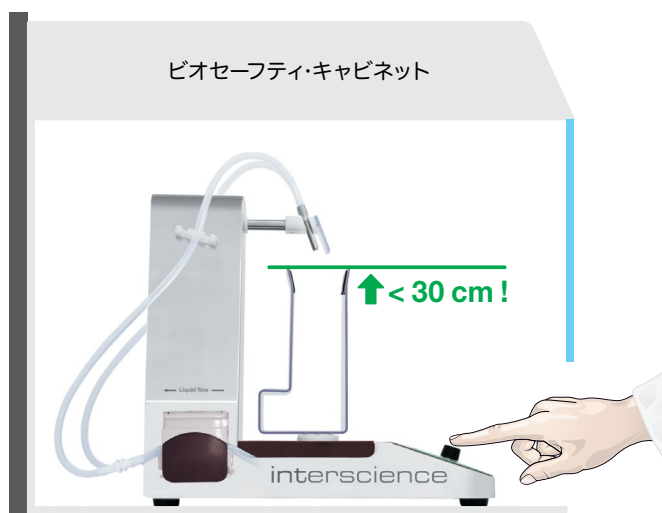

超 ローボディ

DiluFlow® は、バッグオープニング設置の高さが世界で一番低い30cm以下と非常に低く、特にバイオセーフティ・キャビネット内で使用の際、操作性が高まり、より快適なラボ・ワークを行うことができます。

※ ゲッコウグリップ

ゲッコウグリップは、ゲッコウ(やもりの一種)の足にヒントを得た新しい特殊な素材を採用し、検体バッグをセットする時、従来のゴムに代わり強く押さなくてもバッグを正しい位置に保つことができます。ゲッコウグリップは、表面が乾いていても濡れていても吸着します。

洗剤やアルコール洗浄も可能で、長持ちします。

特許





LED ライトコード

DiluFlow®には行程を示す視覚的なインジケーターが備わり、最終的な希釈の精度が表示されます。緑は98%以上、オレンジは95%以上、赤は95%未満、青は本体が安定していないことを示します。



緑：
精度 > 98 %



オレンジ：
精度 > 95 %



赤：
精度 < 95 %



青：
秤が安定していません

ドリップトレイ

希釈液が機器の上に飛び散った場合、新しい特許済の安全ドリップトレイを簡単に外し、洗い流して、煩雑な機器のクリーニングを避けることができます。

特許



マルチ分注モード⁽¹⁾


このユニークな特許済のモードは、9 mLのチューブのような小さい容器に、天秤上でただ一度キャリブレーションをするだけで、次々とチューブの重さをはかることなく連続的に分注することができます。

特許

マグネット式 BagOpen® バッグオープン

BagOpen® バッグオープンの形は、サンプルを容易に自然に挿入できるようにデザインされています。BagOpen®底部に付いている2個の磁石により、天秤の安定性が増大し、バッグを取り外す際に、重量センサーにかかる負担を軽減します。


デザイン特許

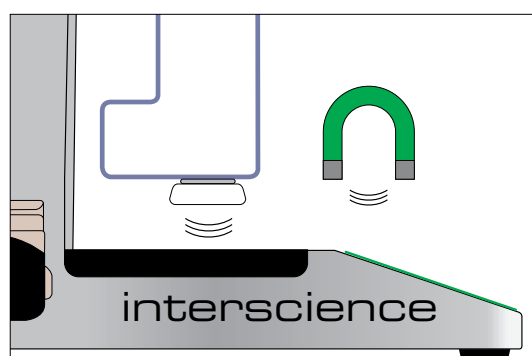

(1) DiluFlow® Eliteのみ (2) DiluFlow® Pro 及び DiluFlow® Eliteのみ (3) ブースタキット付DiluFlow® Elite で25gのサンプルを10倍希釈する場合の所要時間

DiluFlow® の多様な使い方

㊦ ラボのオペレーターは、DiluFlow®の低いボディがとても気に入っています ㊦

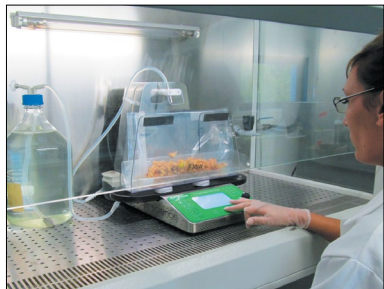

新しい規格に沿って、希釈の段階でラミネーターのもとで仕事をすることが義務付けられています。そしていくつかそのことに対応することが必要となります。

ラボのオペレーターは、DiluFlow®のとても低いボディが気に入りました。検体を検査バッグの中に挿入するために、もう腰を曲げる必要がないからです。

このDiluFlow®にジャンボキットをオプションで備え付ければ、大きなバッグで希釈をして5000g まで扱うことができますし、大きなサンプルのために、また新しいダイリ्यूターを買う必要がないので便利です。

■ ブリジット ラボの業務担当

㊦ DiluFlow® Elite 1kg のモデルで精度は 0.01g に達します ㊦



化粧品産業では、生の材料は非常に高価で、時には1キロあたり10000ユーロ以上の値段です。このために私達は、通常1gの少量のサンプルで仕事をしています。

DiluFlow® Elite 1kg のモデルで精度は 0.01g なので、秤量精度は $\pm 2\%$ になります。また、チューブ・ホルダーを使うと、液体の流れの下にチューブを直接配置しチューブを支える時に効果的です。

■ ディラン ラボラトリーマネジャー

㊦ 正確、ユーザーフレンドリーで信頼できる... ㊦



私達のラボラトリーでは、毎日10個から20個のサンプルを分析しています。


皆で他の全てのダイリ्यूターを見てみましたが、大部分が洗練されすぎたインターフェースで、使いこなすにはあまりにも複雑そうでした。

現在、私達の希望にピッタリのDiluFlow®を使っています。希釈をするには2つのボタンを押すだけで、本当に簡単に操作できるキーボードです。

■ ドミニック 品質管理エンジニア



㊦ スリー・イン・ワンの機器 ㊦

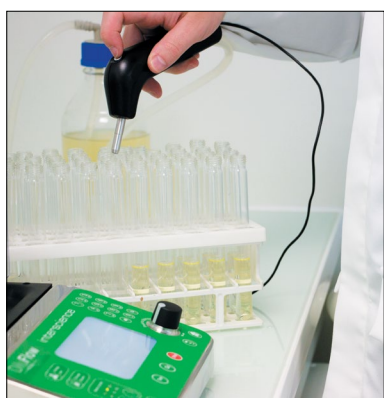

私のDiluFlow® Eliteで本当にいいと思うのは、マルチ分注モードです。例えば、9mLの希釈チューブに液体を入れるのに使います。

以前は、ペリスタルチック・ポンプを使っていました。しかし、毎回、 $\pm 2\%$ の精度を得るためにポンプのキャリブレーションをしなければならませんでした。


DiluFlow® Eliteを使うと、秤量プラットフォーム上に最初のチューブを置くと、自動的にキャリブレーションが行われます。チューブ毎に重量を計測しなくても、ハンディガンでチューブに直接に適量を分注することができます。


これはまるでスリー・イン・ワンの機器ということが出来ます。つまりペリスタルチック・ポンプ、秤量プラットフォームそしてダイリ्यूターです！

■ エルベ、DiluFlow® Eliteのユーザー



トレーサビリティ

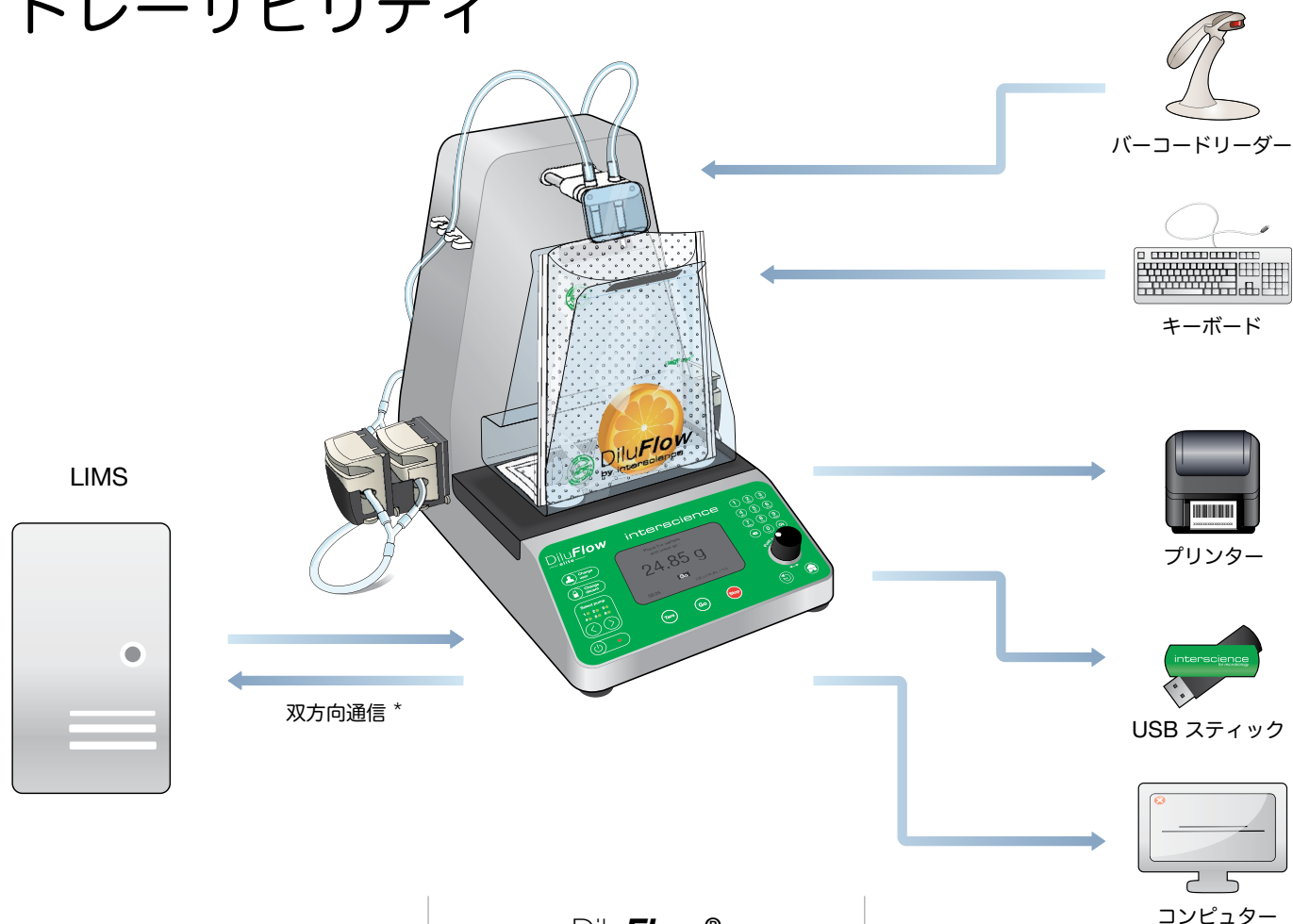

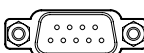	DiluFlow® DiluFlow® Pro	DiluFlow® Elite
利用可能な接続ポート	 Input for pedal ペダル用  RS232 for printer プリンター用  USB for PC connection PC接続用	 Ethernet エテルネット  Jack ジャック接続  USB B  USB A
プリンターヘデータ出力	Sample number: 1227E-178-PA  Operator: Jean Durant 02/12/2014 10:06:37 Pump: Right Theoretical: 290 g Actual weight: 290,61 Precision: 99,8 % * supervision ソフトウェア経由で印刷されたラベル	Numéro échantillon : 847610931  24/04/15 15:16:05 Dernier étalonnage : 24/04/15 Opérateur: user 0 Appareil: 200453 Programme: 25g 1/10 dilution Lot: kf/1684 Taux de dilution : 1/10 Masse de l'échantillon : 25,32 g Masse réelle : 255,38 g Précision : 99,7 % * DiluFlow® Elite から直接印刷されたラベル
コンピュータ及びネットワークデータの 入力と出力	トレーサビリティ: - DiluFlow® の supervision ソフトウェア経由でコンピュータ及びデータエクスポートへUSB接続 - DiluFlow® の supervision ソフトウェアからExcel™ファイルエクスポート	フル・トレーサビリティ: - Excel™ヘデータエクスポート - USB キーヘデータエクスポート (CSV) - LIMS へのウェブサービス双方向通信

* 互換性のあるLIMSシステムのリストについては、お問い合わせください。

オーダーするには？



DiluFlow®

シングルポンプ (3 kg)

Ref 501 103

ダブルポンプ (3 kg)

Ref 501 203



DiluFlow® Pro

シングルポンプ (5 kg)

Ref 502 105

ダブルポンプ (5 kg)

Ref 502 205



DiluFlow® Elite

シングルポンプ (1 kg)

Ref 503 101

ダブルポンプ (1 kg)

Ref 503 201

シングルポンプ (5 kg)

Ref 503 105

ダブルポンプ (5 kg)

Ref 503 205

DiluFlow® 付属品: 分注アーム、ドリフトレイ400、1又は2個のポンプ、1ポンプ毎に1分注チューブセット(GL45 - Ø 6.4 mm)、USBコード、モニタリングソフトウェア、電源コード、BagOpen®400、取扱説明書、適合証明書/保証書、ゲッコーグリップ10個、粘着ゴム1パック、滅菌済バッグサンプル
DiluFlow® Pro 付属品: ドリフトレイ 400、1又は2個のポンプ、ノズルカバー1個、1ポンプ毎に1分注チューブセット(GL45 - Ø 6.4 mm)、USBコード、モニタリングソフトウェア、電源コード、BagOpen®400、取扱説明書、適合証明書/保証書、ゲッコーグリップ10個、粘着ゴム1パック、六角レンチ、滅菌済バッグサンプル
DiluFlow® Elite 付属品: ドリフトレイ 400、1又は2個のポンプ、ノズルカバー、1ポンプ毎に1分注チューブセット(GL45 - Ø 6.4 mm)、USBスティック、USBコード、USB Aオス/Aメス延長ケーブル1本、電源コード、BagOpen® 400、取扱説明書、適合証明書/保証書、ゲッコーグリップ10個、粘着ゴム1パック、六角レンチ、滅菌済バッグサンプル

関連オプション品



プリンター

感熱式プリンター
(RS 232 及び USB アウト
プット)。

Ref 410 150



フット・ペダル

ハンドフリーのフット
ペダル、3.5mm ジャック
接続

Ref 507 008



バーコードリーダー (1)

バーコードリーダー
(1D/2D)

Ref 522 000



ハンディガン(1)

電子スタートボタン付き
ハンディガンで分注コン
トロール

Ref 561 001



ブースターキット

ブースターポンプ + シリコ
ンチューブ2本セット (長さ
20 cm、チューブ内径 Ø 6.4
mm) + “Y” チューブ2個

Ref 511 000



ポンプモジュール(1)

シングルポンプ外付けモジ
ュール + 513 043: 分注チ
ューブセット
(GL45 - Ø 6.4 mm)

Ref 505 007



ジャンボキット(2)

BagOpen® 3500 +
3500 mLドリフト・トレイ
+ ノズルホルダー用スプ
ラッシュ防止部品 + ゲッ
コー・グリップ

Ref 505 006



5Lガラスボトル(GL45)

GL45ガラスボトル (5L)、
オートクレープ可

Ref 513 001



2Lガラスボトル(GL45)

GL45 ガラスボトル (2L)
3個セット、オートクレー
プ可


Ref 413 002



独立ブロスバッグ用
スタンド

ブロスバッグ2個用独立
スタンド


Ref 513 015

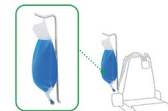

ブロスバッグ用取り
付けスタンド

機器に取り付け、ブロス
バッグを保持するスタン
ド。ネジ4個及びトルクス
ドライバー1個を同梱


Ref 505 010

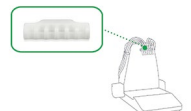

ノズルホルダー(1)

ノズル6個までセット可


Ref 505 008

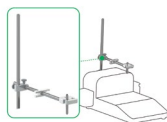

高さ調整可能分注ス
タンド(3)

種々の容器に対応


Ref 505 004

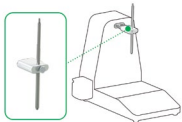

高さ調整可能分注ス
タンド(4)

種々の容器に対応

Ref 505 005

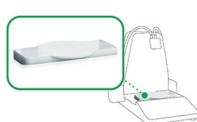

秤量プラットフォーム

計量および容器サポ
ート。容器は付属しま
せん。

Ref 505 002



トンク用プラットフ
ォーム

チューブホルダー(Ø10
~60mm)を保持。チュー
ブは付属しません。

Ref 505 003



希釈装置 BagOpen®
80/100 mL

DiluFlow® のためのパッ
グホルダー(80/100 mL)

Ref 505 014



DiluFlow® 用
BagOpen® 400
(ステンレス製)

ステンレス製 400 mL パ
ッグ用スタンド

Ref 505 016



プリンター用フィルム

プリンター用フィルム

Ref 410 130



プリンター用紙

プリンター用サーマルペ
ーパーロール2個セット

Ref 521 110



プリンターステッカー

感熱式プリンター用ステ
ッカー2ロール (1000枚/
ロール)。ステッカーサイ
ズ: 70 x 45mm

Ref 521 012



校正標準銅 (500 g)

COFRAC認定 500 g分
銅、タイプF1

Ref 513 005



BagOpen® 400/3500
用ゲッコーグリップ

DiluFlow® 用 BagOpen®
400 及び 3500 のための
粘着グリップ10枚セット

Ref 505 009




BagOpen® 80/100
用ゲッコーグリップ

DiluFlow® 用 BagOpen®
80/100 のための粘着グ
リップ10枚セット

Ref 505 015

分注チューブ

ラボ用関連 製品

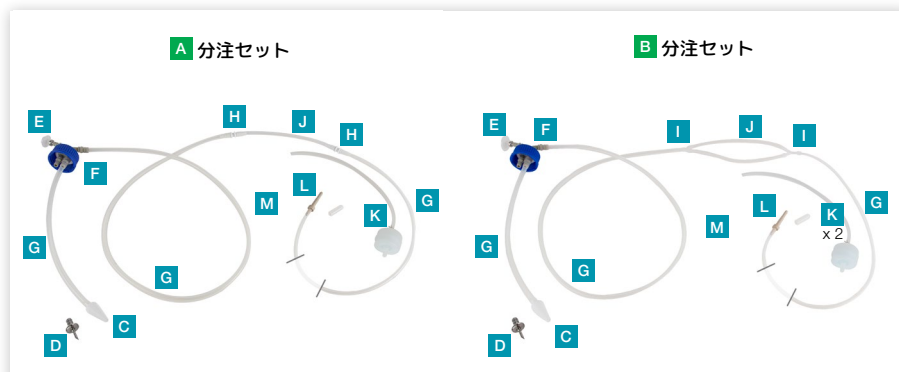

- C** チューブ用錘
D トロカー
E フィルター PTFE
F オートクレープ可のGL45 ストッパー
G ボトル及びポンプ用シリコン チュービング
H 直線コネクター
I コネクター Y
J ポンプ用 Tygon™ チューブ
K 0.2 µm フィルター付ポンプ 用 Tygon™ チューブ
L ノズル
M プロテクション・キャップ

Ref	コード	名称	数量	DiluFlow®	DiluFlow® Pro	DiluFlow® Elite 5kg	DiluFlow® Elite 1kg
505 012	L	調節可能ノズル (長さ 23.5 cm - チューブ内径 Ø 3.2 mm)	5	●	●		●
505 013	L	調節可能ノズル (長さ 12 cm - チューブ内径 Ø 6.4 mm)	5	●	●	●	
505 017	M	トロカーのためのノズル キャップ	10	●	●	●	●
513 008	B	ブースターキット用分注チューブセット (GL45 - Ø 3.2 mm)	1	●	●	●	●
513 009	G J I	チュービング+Y (内径 Ø 3.2 mm)	5	●	●	●	●
513 011	J	ポンプ用チュービング (内径 Ø 4.8 mm)	6	●	●	●	
513 016	G H J L M	ブロスバッグ用分注チューブセット (内径 Ø 4.8 mm)	1	●	●	●	
513 020	D	トロカー	1	●	●	●	●
513 023	E	PTFE フィルター 0.2 µm (Ø 25 mm)	5	●	●	●	●
513 024	L M	ノズル (チューブ Ø 4.8 - 8 mm)	5	●	●	●	●
513 039	C	チューブ用錘 (Ø 6 mm)	5	●	●	●	●
513 040	L M	ノズル (チューブ Ø 1.6 - 3.2 mm)	5	●	●	●	●
513 041	B	ブースターキット用分注チューブセット (GL45 - Ø 6.4 mm)	1	●	●	●	●
513 042	G J I	チューブ + Y (Ø 6.4 mm)	5	●	●	●	●
513 043	A	分注チューブセット (GL45 - Ø 6.4 mm)	1	●	●	●	●
513 044	G H J	チューブ (Ø 6.4 mm)	5	●	●	●	●
513 045	A	分注チューブセット (GL45 - Ø 3.2 mm)	1	●	●	●	●
513 047	G H J	チューブ (Ø 3.2 mm)	5	●	●	●	●
513 048	M	ノズルキャップ (Ø 1.6 - 3.2 mm)	10	●	●	●	●
513 050	A	0.2 µm フィルター付分注セット (GL45 - Ø 6.4 mm)	1	●	●	●	●
513051	B	0.2 µm フィルター付分注セット (GL45 - Ø 6.4 mm)	1	●	●	●	●
513 052	K	0.2 µm フィルター付ポンプ用チューブ (Ø 6.4 mm)	2	●	●	●	●
561 302	J	ポンプ用チュービング (Ø 3.2 mm)	6	●	●	●	●
561 304	J	ポンプ用チュービング (Ø 6.4 mm)	6	●	●	●	●
561 401	F	オートクレープ可のGL45ストッパー + 0.2 µm フィルター	1	●	●	●	●
561 403	H	直線コネクター (チューブ Ø 6.4 - 8mm)	6	●	●	●	●
561 404	H	直線コネクター (チューブ Ø 6.4 - 8mm)	6	●	●	●	●
562 401	I	Y コネクター (Ø 6.4 - 8 mm)	6	●	●	●	●
562 402	I	Y コネクター (チューブ Ø 3.2 mm)	6	●	●	●	●



BagMixer®
ホモジナイザー

モデル (mL) :
100/400/3500



BagFilter®
滅菌済側面フィルター
バッグ

モデル (mL) :
400/3500



BagPage®
滅菌済全面フィルター
バッグ

モデル (mL) :
100/400/3500



BagLight®
滅菌済バッグ

モデル (mL) :
100/400/3500



BagOpen®
バッグオープナー/ホルダー

モデル (mL) :
80/100 - 400 - 3500



BagRack®
バッグ収納ラック

モデル (mL) :
80/100 - 400
3500 (2/4 compartments)



BagClip®
バッグクリップ

モデル (mL) :
80/100 - 400 - 3500



BagPipet® & BagTips®
固定量ピペット
& 滅菌済チップス

BagTips® モデル:
レギュラー (19 cm) ジャ
ンボ (24 cm)



BagSeal®
バッグ溶着用シーラー

2000 mL までの検査
バッグを溶着



PetriPile®
ペトリディッシュ・ラック

モデル (ø) :
55 - 65 - 90 - 150 mm

仕様

	DiluFlow® 3 kg		DiluFlow® Pro 5 kg		DiluFlow® Elite 5 kg		DiluFlow® Elite 1 kg	
	シングルポンプ	ダブルポンプ	シングルポンプ	ダブルポンプ	シングルポンプ	ダブルポンプ	シングルポンプ	ダブルポンプ
製品番号	501 103	501 203	502 105	502 205	503 105	503 205	503 101	503 201
概要	304L ステンレス製本体	✓		✓		✓		✓
	BagOpen®の高さ< 30 cm	✓		✓		✓		✓
	取り外し可能ドリフトレー(特許)	✓		✓		✓		✓
	ゲッコーグリップ付BagOpen® (特許)	✓		✓		✓		✓
	BagOpen® 用 マグネット式 スタンド (デザイン特許)	✓		✓		✓		✓
	LED ライトコード	✓		✓		✓		✓
	ブースターキット取り付け可	✓		✓		✓		✓
	エレクトロメカニカル中心部ステンレス 铸造製	✓		✓		✓		✓
	ロボチックアーム	-		✓		✓		✓
	ジャンボキット取り付け可	-		✓		✓		-
	チューブノズル・カバー	-		✓		✓		✓
	ポンプ 6 台まで取り付け可	-		-		✓		✓
	マルチ分注モード(特許)	-		-		✓		✓
	パウダーモード	-		-		✓		✓
	秤量モード	-		-		✓		✓
	自動風袋機能	-		-		✓		✓
	24個の編集プログラム	-		-		✓		✓
Bi ダイレクション 接続可	-		-		✓		✓	
1gの10倍希釈	-		-		-		✓	
仕様	200 g までの最小表示	0.01 g						
	秤量範囲	0.1 ~ 3000 g		0.1 ~ 5000 g		0.1 ~ 1000 g		
	最大秤量 (サポートなしの場合)	4500 g		7000 g		1500 g		
	秤量精度	0 ~ 100 g: ± 0.05 g 100 ~ 3000 g: ± 0.1%		0 ~ 100 g : ± 0.05 g 100 ~ 5000 g: ± 0.1%		0 ~ 20 g: ± 0.01 g 20 ~ 1000 g: ± 0.1%		
	希釈倍率	1/2 ~ 1/99				1/2 ~ 1/1000, カスタマイズ可能な分数		
	希釈のための最小秤量	5 g					0.5 g (推奨希釈倍率10)	
	分注のための最小秤量	5 g						
	希釈/分注精度	> 99% スタンダード又は精密モードで (最適な条件下で)						
	25g サンプル10倍希釈所要時間	9 秒 以下 (ファースト モードでブースターキット付き)				8 秒 以下 (ファースト モードでブースターキット付き)		
	375g サンプル10倍希釈所要時間	-		80 秒 以下 (ファースト モードでブースターキット付き)		75 秒 以下 (ファースト モードでブースターキット付き)		-
	90mL 分注所要時間	7 秒 以下 (ファースト モードでブースターキット付き)				6 秒 以下 (ファースト モードでブースターキット付き)		
	225mL 分注所要時間	10 秒 以下 (ファースト モードでブースターキット付き)				9 秒 以下 (ファースト モードでブースターキット付き)		
	最大ポンプ数	2 ポンプ				2 ポンプ + 4 ポンプ(外付け)		
	希釈 / 分注モード	Fast - Standard - Accurate (ファースト - スタンダード - アクキュレート)						
	言語	英語				英語、フランス語		
	電圧 / 周波数	100-240 V~ 50-60 Hz						
	保証期間	1 年						
スペアパーツの入手可能期間	10 年							
準拠規格	ISO 7218 - ISO 6887							
トレーサビリティ	トレーサビリティ	プリンター / モニタリングソフトウェア (Excel™、OpenOffice™、CSV ファイル、プリンターへエクスポート)				プリンター / Excel™ファイルへエクスポート / CSV ファイルをUSB スティックへ エクスポート / LIMS への双方向接続		
	LIMS 接続のタイプ	-				ファイル共有 / ウェブサービス		
	エクスポート・データ	サンプル重量 / トータル重量 / 希釈倍率 / 希釈精度 / 右又は左ポンプ + モニタリングソフトウェア付き: サンプル ナンバー / オペレーター名 / 日付 / 時刻				サンプル重量 / トータル重量 / 希釈倍率 / 希釈精度 / 希釈液 / サンプル ナンバー / 希釈液パッチナンバー / 日付 / 時刻 / 最後のキャリブレーション日付 / オペレーター名 / プログラム名		
	接続	プリンターRS232 出力 / コンピューターUSB接続 / フットペダル用ジャック接続				2 USB 出力(Aタイプ): プリンター、キーボード、バーコードリーダー、USBスティック / 1 USBポート(Bタイプ) コンピューター接続 / フットペダル及びハンディガン用ジャック接続 / LIMS用エテルネット・コネクション		

規格準拠製品



INTERSCIENCE の製品は、ISO 9001に認証された Interlab により製造されています

代理店

interscience

140-0001 東京都品川区北品川 1-23-19 GoodOffice 10F
Phone: 03 6712 9715 - Email: sales.japan@interscience.com

PARIS

Phone: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

FRANKFURT

Phone: +49 611 7238 7770 - Email: sales.germany@interscience.com

BOSTON

Phone: +1 781 937 0007 - Email: sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Phone: +86 (0)21-64739390 - Email: sales.china@interscience.cn

SINGAPORE

Phone: +65 6977 7232 - Email: sales.asia@interscience.com

www.interscience.com

BRO_003203_00007107_DiluFlowRange_JA_02_01_0924. 商品の外観、仕様を変更することがあります。あらかじめご了承ください。詳細は弊社のサイトwww.interscience.comをご覧ください。DiluFlow®, BagOpen®, BagMixer®, BagLight®, BagPage®, BagFilter®, BagClip®, BagPipet®, Bag Tips®, BagSeal®, PeritPipet®は、インターサイエンスにより商標登録されています。 RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860.

