

Scan® 3000 Ai


Compteur automatique de colonies Ai

Lecteur de zones d'inhibition

Réf. 434 300



Certification :

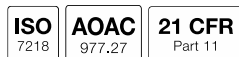

Base de données intégrée :



Traçabilité et Haute technologie :



Fabrication :



Scan® 3000 Ai est un compteur automatique de colonies en couleurs et haute résolution, adapté à toutes les tailles de boîtes de Petri (jusqu'au diamètre Ø 90 mm) et tous les milieux de culture. Son système d'éclairage indirect apporte un grand confort d'utilisation, une grande précision, une excellente reproductibilité. La puissance de l'Intelligence Artificielle booste l'analyse des boîtes de Petri avec une rapidité et une précision inégalée.

Scan® 3000 Ai est également un lecteur de zones d'inhibition ultra HD, conçu pour les industries pharmaceutiques, la recherche médicale et la santé animale.

VUE GÉNÉRALE

- Corps inox peint
- Connexion LIMS/SIL
- Connexion USB
- Compatible avec le système de traçabilité dataLink / dataLink pro
- Dénombrement desensemencements en masse, en surface, Spiral et cercle
- Dénombrement sur géloses chromogènes
- Dénombrement sur Petrifilm™, Compact Dry™, MC-Media Pads™, Easy Plate™, membranes de filtration
- Comptage automatique
- Lecture de zones d'inhibition
- Lecture sur 100% de la boîte
- Comptage de colonies avec IA

COMPTAGE DE COLONIES

- Type de comptage : automatique avec contrôle manuel (ajout ou suppression de colonies)
- Séparation automatique des colonies confluentes
- Création de zones d'exclusion polygonales
- Classification des bactéries, levures et moisissures
- Temps de comptage jusqu'à 1000 colonies par seconde
- Taille minimum de colonie : 0,03 mm

LECTURE DE ZONES D'INHIBITION

- Détection des disques d'antibiotiques : Automatique avec possibilité manuelle d'ajout et de suppression des antibiotiques
- Type de support lus pour l'antibiogramme : Disques (multimarques), puits, péni-cylindres (acier, plastique)
- Résolution d'affichage : $\pm 0,1$ mm
- Précision de la mesure de l'antibiogramme : $\pm 0,2$ mm
- Nombre de disques d'antibiotiques lus : Jusqu'à 7 antibiotiques sur une boîte de Petri Ø 90 mm
- Temps de lecture : Mesure de 7 zones d'inhibition entre 1 et 3 s
- Systèmes d'interprétation : CA-SFM Santé Humaine / EUCAST / CA-SFM Vétérinaire / CLSI (Clinical, Laboratory Standards Institute) / liste personnalisable

TRACABILITE DES DONNÉES

- Export des données : session recomptable SCA, rapport PDF, images JPG, PNG et BMP, texte CSV compatible Excel™
- Sécurisation des données : traçabilité des modifications conforme aux recommandations 21CFR Part 11
- Résultats/traçabilité : image / numéro d'échantillon & nom antibiotique / nom bactérie / diamètre lu / résultat catégorisé SIR avec code couleur / diamètre critique mini et maxi / commentaires / date / heure

SPÉCIFICATIONS

- Caméra couleur Ultra HD CMOS
- Lentille japonaise HD
- Zoom x 69
- Résolution (mégapixels) : 5
- Technologie d'éclairage par LED blanches : Eclairage indirect White LED Dome
- Système d'éclairage LED : automatique avec 7 combinaisons, éclairage au-dessus et/ou dessous, fond noir ou blanc
- Taille des boîtes de Petri : Ø 55 à Ø 90 mm
- Détection des couleurs : 4 couleurs sur la même boîte + 2 couleurs d'exclusion
- Langues : anglais, français, japonais, chinois, russe, espagnol, allemand
- Tension et fréquence d'alimentation : 100-240 V~ 50-60 Hz
- Fusibles : T2,15A L 250V 5x20mm
- Puissance max : 70 W
- Indice de protection de la machine : IP00
- Garantie : 3 ans (après enregistrement de la carte de garantie)
- Disponibilité des pièces détachées : 10 ans
- En conformité avec les normes 21 CFR part 11, ISO 7218 et AOAC 977.27

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- Système d'exploitation : Windows™ 10 ou 11 (ou plus)
- Processeur : Intel i7, 13^e ou 14^e génération (ou plus, i9 ou xeon gold)
- Carte graphique : Nvidia RTX 3060 ou 4050 (ou plus, marque Nvidia uniquement)
- RAM : 16 Go minimum pour l'usage de Scan®
- Équipements : 1 port USB 3.0 libre
- Écran : 1920 x 1080 pixels (ou plus)

POIDS & DIMENSIONS

Dimensions (l x p x h) : Scan	32 x 32 x 44 cm
Poids net : Scan	11,5 kg
Poids brut : Scan	17,5 kg
Dimensions emballage (l x p x h)	60 x 50 x 55 cm

LIVRÉ AVEC

- 1 cordon d'alimentation 15 V
- 1 câble USB
- 3 palets de contrôle
- 1 manuel d'utilisation
- 1 certificat de conformité / carte de garantie

FABRICATION

- Fabrication CE, UKCA, ROHS, WEEE
- Conçu et fabriqué en France
- Conforme à une utilisation selon les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)

OPTIONS / ACCESSOIRES

- Réf. 435 702 Nettoyant optique + lingettes
- Réf. 522 000 Lecteur de codes-barres