

# Anabac®

## オートクレーブ用デオドラント

代理店

**interscience** JAPAN 株式会社

140-0001 東京都品川区北品川 1-23-19 GoodOffice 10F  
Phone: 03 6712 9715 - Email: sales.japan@interscience.com

**PARIS**

Phone: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

**FRANKFURT**

Phone: +49 611 723 87 770 - Email: sales.germany@interscience.com

**BOSTON**

Phone: +1 781 937 0007 - Email: sales.usa@intersciencelab.com

**SHANGHAI**

Phone: +86 (0)21-64739390 - Email: sales.china@interscience.cn

**SINGAPORE**

Phone: +65 6977 7232 - Email: sales.asia@interscience.com

7800 Anabac\_B\_0424. このパンフレットの写真と情報には契約上の拘束力はありません。Anabac® は商標登録されています。この文書はフランス語のパンフレットの翻訳であり、契約上の拘束力はありません。  
INTERSCIENCE インターサイエンスは、予告なく製品の仕様を変更または改良する権利を留保します。最新の最新情報及び追加情報については、www.interscience.com をご覧ください。 RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860.



interscience

# ラボラトリーに爽やかな香りを!

研究室は、衛生状態、清潔さ、作業の快適さを非常に重視しています。**Anabac®** アナバック オートクレープ用デオドラントを使用して、あなたのラボにフレンチ・タッチの爽やかな香りをお試ください。**Anabac®**アナバック オートクレープ用デオドラントは、清潔感の洗練された最終仕上げを実現します。

## Classic クラシック



ユーカリの香り  
Ref 320 100



## Poma ポマ

りんごの香り  
Ref 320 200




## Citrus シトラス

レモンの香り  
Ref 320 300




## Peach ピーチ


桃の香り  
Ref 320 500

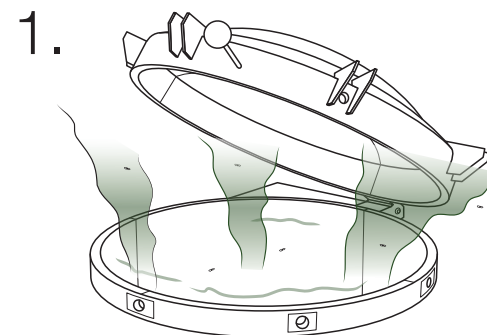

1. サンプル滅菌中、オートクレープから悪臭が発生する場合があります。

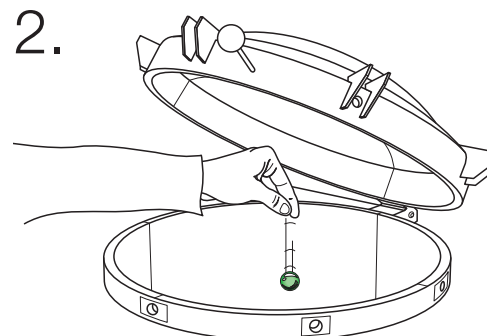

2. オートクレープの底の水又は水が入ったビーカーにカプセルを1個(臭いが強い場合は2個)入れます。

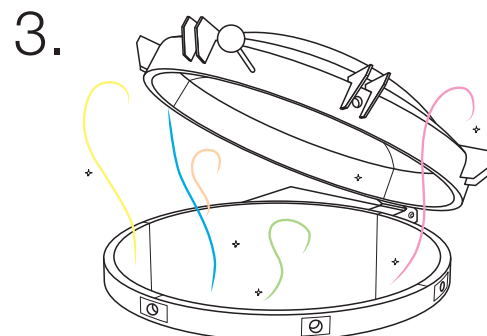

3. 滅菌サイクル後、カプセルが溶けて爽やかな香りが放出されます。

## 優位点

- ワーク・コンフォート
- 全てのオートクレープに対応
- オートクレーピングに影響なし
- 心地よい香り
- 100% 生分解性

## アプリケーション

- 全てのオートクレープに対応

## 仕様

- 1 瓶に 100 個のカプセル
- 重量: 160 g/1 瓶
- 4 種の香り: - Classic (ref: 320 100)  
- Poma (ref: 320 200)  
- Citrus (ref: 320 300)  
- Peach (ref: 320 500)