

# Anabac<sup>®</sup> natural

Déodorant pour autoclave



Parfums 100 % d'origine naturelle

Pendant et après le processus d'autoclavage, **Anabac<sup>®</sup> Natural** rafraîchit et procure un parfum agréable dans le laboratoire. **Anabac<sup>®</sup> Natural** est disponible en 3 fragrances : Coconut, Vanilla et Mimosa.



Coconut



Vanilla



Mimosa

interscience




A base d'extraits naturels, **Anabac Natural®** supprime efficacement les odeurs dégagées par les autoclaves et apporte un parfum agréable dans votre laboratoire.


Biodégradable, cette nouvelle gamme est plus respectueuse de l'opérateur et de l'environnement.

**Anabac Natural®** est certifié ECOCERT selon le référentiel Cosmos-standard.


**Anabac® Natural** est compatible avec tous les autoclaves de stérilisation et de décontamination et n'a aucune incidence sur le processus d'autoclavage.

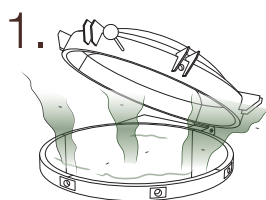

Lors de la stérilisation d'échantillons, une odeur nauséabonde peut se dégager de l'autoclave.

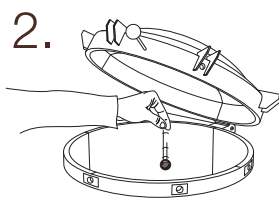

Pour y remédier, déposez une gélule (ou 2 si l'odeur est très forte) dans l'eau au fond de l'autoclave (autoclave à fond d'eau) ou dans un bécher d'eau (autoclave à vapeur).

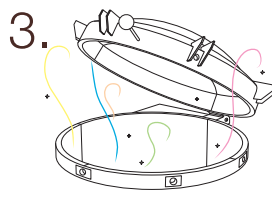

Après un cycle de stérilisation, la capsule fond et neutralise l'odeur en dégageant un agréable parfum.



**Coconut**



**Vanilla**



**Mimosa**

<b>Référence</b>	321 100	321 200	321 300
<b>Fragrance</b>	noix de coco	vanille	mimosa
<b>Emballage</b> (l x p x h)	12 x 10 x 8 cm		
<b>Poids brut</b>	100 g		
<b>Flacon de</b>	50 gélules		

**Demandez des échantillons**

Contactez-nous pour **Infos | Vidéos | Démonstrations | Devis** à [info@interscience.com](mailto:info@interscience.com)

et visitez [www.interscience.com](http://www.interscience.com)