

interscience

BagFilter® Pipet & Roll(バッグフィルター ピペット&ロール)は、BagRack® Slide(バッグラック スライド)と組み合わせて、人間工学的ワー クのための革新的なソリューションです。特にリステリアおよびサルモネラタイプの病原体研究のように、検体バッグから連続的にピペティ ングを必要とする時、非常に効率的です。

Slide (スライド) 連続ピペティングの際、**バッグを横にスライド**させご使 用ください。このバッグを使い、前処理からサンプル塗 抹まで、クロスコンタミネーションなしの優れたエルゴ **ノミクスの安全なワーク環境**をご享受ください。

Roll (ロール)

バッグ上方を3回丸く巻き、プレカットされた強力な 防水性に優れた密閉シールでバッグを閉じます。



Pipet (ピペット)

再封可能なシールでピペット挿入口を簡単に開閉します。濾過液はバッグのフィルターに よりデブリの存在が皆無です。病原体研究のために連続ピペティングが必要な時、ピペティ ングゾーンが低い位置にあるので、クロスコンタミネーション及びMSDのリスクなしにピ ペットアクセスが簡単になります。

密閉シール付き

特別な道具を使わずに、密閉シールで素早くバッグを閉めます。 BAGFILTER® PIPET & ROLL 密閉シール付 フィルターバッグ 他の製品 バッグ ・ クロージャーシステム

超耐性クロージャー

防水性があり、5kg の圧力に耐える密閉 シールでバッグを閉めます。 BAGFILTER® PIPET & ROLL 他の製品

簡単なピペット挿入口



品質指標及び病原体研究は連続的ピペティングを必要とします。バッグ下部に便利なピペット挿入口があることにより、上からのバッグ開閉を減らします。

操作回数 BAGFILTER® **PIPET** & **ROLL**


1

他の製品


1 2 3 4

エルゴノミクス

2 kg

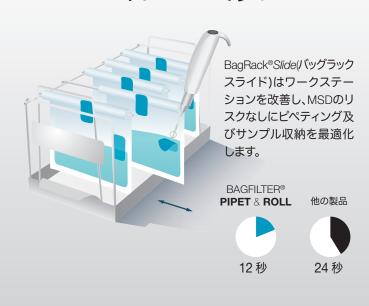

病原体研究

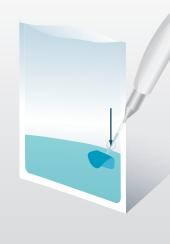

バッグ下部にピペット挿入口があることにより、特にラミナーフロー下での病原体検出の際にクロスコンタミネーションのリスクなしに濾過液を採取することができます。

BAGFILTER®


PIPET & ROLL

他の製品



30 cm

迅速で衛生的な処理

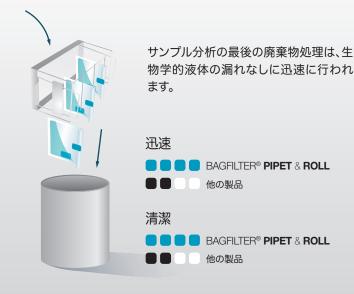

Bagher-Pottole, B 0319. この パンフレットの画像、情報及び商品の外観、仕様を変更することがあります。あらかじめで了承示さい。詳細は弊社のサイト www.interscience.com をご覧下さい。Baghwar*, INTERSCENCE は商権整備達はています。RCS 950 356 220 Versales. INTERSCENCE SARL F78863.

3種のモデル

バッグ密閉シール









BAGFILTER®

	▼		▼ ·
ピペット挿入口シール	✓	✓	-
製品番号	111 720	111 710	111 700
バッグのタイプ	側面フィルターバッグ		
バッグの構成	MultiLayer®: 多層コーティング強化合成素材		
フィルターのタイプ	不織フィルター		
フィルターの孔	< 250 ミクロン		
最大容量	400 mL		
処理容量	50 - 300 mL		
ピペティングのための最適容量	250 mL		
バッグサイズ	190 x 300 mm		
ガンマー線処理	5 ~ 12 KGy		
規格準拠	ISO 7218 - ISO 6887- FDA-BAM スタンダード		
無菌パック1袋	25 枚入り		
1箱 (販売単位)	500 枚入り		

無料サンプルをご請求ください

認証された製品 INTERSCIENCE の製品は、ISO 9001 に認証されたInterlab により製造されています。



関連製品



Dilu**Flow®** 自動希釈装置

Ref 503 205



BagMixer® ラボ用ホモジナイザー

Ref 025 100



BagRack® Slide バッグ収納ラック スライド

Ref 221 440

代理店

interscience

30, chemin du Bois des Arpents - 78860 St Nom - FRANCE T: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

interscience USA & CANADA

32 Cummings Park - Woburn, MA 01801 - USA P: +1 781 937 0007 - F: +1 781 937 0017 - Email: sales.usa@interscience.com

interscience CHINA

上海市徐汇区肇嘉浜路798号坤阳大厦1903室-200030 电话: +86 (0)21-64739390 - +86 189 3097 0733 - 邮址: sales.china@interscience.com

interscience south-East ASIA

The Centropod, 80 Changi Rd - 05-07 Singapore 419715 T: +65 6909 0825 - M: +65 8118 5178 - E-mail: sales.asia@interscience.com