


BagMixer[®] s & SW バッグミキサー

400 mL ラボラトリー用ホモジナイザー

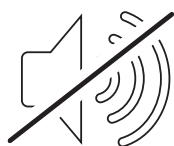

超サイレント バッグミキサー！

interscience



あなたのラボラトリーに高い品質を誇る インターサイエンスの製品を！

- 微生物学分析のためのラボラトリー用科学機器をフルレンジ提供
- デザイン及び製造、全てフランス製
- イノベーション、独創的製品のための研究開発へのリーダーシップ
- 80カ国以上のディストリビューション・ネットワーク
- ゆきとどいたアフターサービス


安全、迅速なサンプル前処理のための 20年来のイノベーション




最良のバクテリア抽出のための ユニークなテクノロジー

ブレンディングパワーを調節

サンプルの性質やサイズに合わせて、パドルとドア間の距離を簡単に変え、ブレンディングパワーを調整。ブレンディングパワーを調節し、硬いサンプルに対応、1個のパドルにつき28kgの圧力を加えることが可能です。

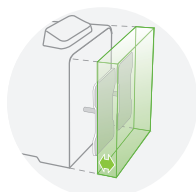

小さい/硬いサンプル：
パドルを前に移動します

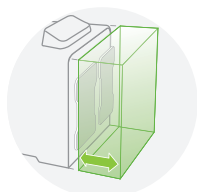

大きい/柔らかいサンプル：
パドルを後方に移動します

ステンレス製

高性能のステンレス 304 L 製

頑丈で信頼できる

3年保証 (保証書登録後)

ウィンドー及びショックアブソーバー
はライフタイム保証

高度の照明システム

LightCode System (ライトコード) :

機器の下部にあるLED照明の色によりブレンディングの
プロセス状況を表示します

LED照明 :

ブレンディングのプロセス中及び消毒時にチェンバー内
を照らします

BagMixer® S



超安定性の足部

アンチ・バイブレーション

実験台上に足部の跡がつきません

超サイレント バッグミキサー： 48デシベル！

非常に静かなバッグミキサーなので、隣で電話をすることができます

BagMixer® SW

Q-Tight (キュー タイト)

完全密閉ドアが 250kg の圧力をかけ、バッグ上部から液体が漏れるのを防ぎます

イージークリーニング

TotalAccess System (トータルアクセス) :
ドアが手前に完全に開きます

つやのある白いブレンディング・チェンバー
オートクレーブできるパドルとドリフトレー

Click & Clean (クリック & クリーン) :
パドルを簡単に外し、チェンバー内を完全にクリーニングできます

特許

ウィンドードア

液体センサー

液体漏れの場合、機器は停止し、赤色照明が警告を発します

特許

ISO
7218

ISO
6887

FDA BAM
Bacteriological Analytical
Manual

3
年
保証

ウィンドー
ライフタイム保証

ショック・アブソーバー
ライフタイム保証

革新的なテクノロジー



トータルアクセス システム



これまでブレンディング・チェンバーをクリーニングするためには、大変時間がかかりました。TotalAccess System(トータルアクセス・システム) でドアを完全に前方に開き、実験台に水平に置くことにより、ブレンディング・チェンバーを完全クリーニングすることができます。Click & Clean® (クリック アンド クリーン) パドル及びドリップ・トレイを簡単に取り外します：白いつやのあるポリカーボネート製のブレンディング・チェンバーは、かどが丸く拭き易く、短時間の完全イージークリーニングを可能にします。

特許

超サイレント

これまでのパドル・ブレンダーは音がうるさく、ユーザーの疲労を誘発しました。BagMixer® バッグミキサー S & SW は、あなたのラボでのワーク・コンフォート条件を本当に変えます。あまりにも静かなので、ブレンディング中、すぐ傍で電話をすることができます：48 デシベルの BagMixer® バッグミキサー S & SW は、一番近いコンペティター(54 デシベル)に比較してはるかに静かです。

公認音響ラボにて公式音響テスト済：水 250 mL + チーズ 22 g でスピード最大の条件

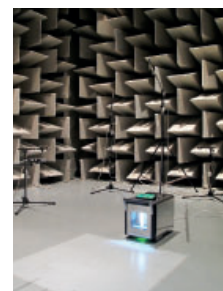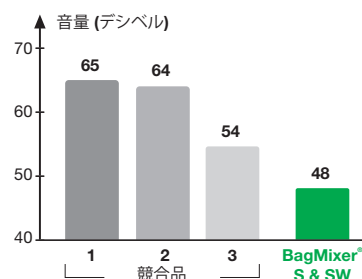

ISO 3744 音響テスト



ライトコード システム

この新しいBagMixer® バッグミキサーはあまりにも静かなので、「ブレンディング、いつ終わったの？」とお思いになることでしょう。本体下部のLEDのライトコード・システムは、ブレンディングのプロセスを色別に表示します。ブレンディング終了時、グリーンになり、遠くにいてもブレンディング終了ということがわかります。

LED 照明がブレンディングのプロセスを色別に表示します：



グリーン：
準備完了



オレンジ：
ブレンディング
進行中




赤：
LiquidSensorセンサーが
液体漏れを感知しました

リキッド センサー

ブレンディング中液体漏れがあると、リキッド センサーはこの液体漏れを直ちに探知し、BagMixer® バッグミキサーは自動的に停止し、あなたに警告します。このようにして大切なサンプルを守り、すぐにクリーンアップすることができます！

特許

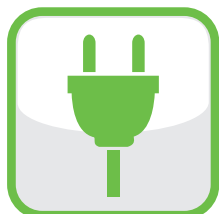

エネルギー セーバー

新しいブラシレス・モーター テクノロジーにより、BagMixer® バッグミキサーは、他のブラシ付モーターの競合品に比べると 50% 以下だけのエネルギーを必要とします。また消耗部がないので、長持ちします。新しいAutoSleep オートスリープ機能により、30分間BagMixer® バッグミキサーを使用しないと、スリーピング・モードになります。

BagMixer® 400 レンジ

固体サンプル分析前処理のために



BagMixer® 400 P

> ベーシック

Ref. 021 230



BagMixer® 400 W

> ウィンドードア

Ref. 022 230



BagMixer® 400 CC®

> クリック&クリーン®

Ref. 024 230



BagMixer® 400 S

> 超サイレント

Ref. 025 000



BagMixer® 400 SW

> 二重構造ウィンドードア
液体センサー

Ref. 025 100

バッグミキサー・パック : 400 mL に加え、100 mL または 3500 mL 用のバッグミキサー + バッグフィルター + 関連ツール品の経済的なバッグミキサー・パックもご用意しました。詳細は、インターサイエンス社のウェブサイトをご覧ください。弊社にお問い合わせください。

ラボ用補充的製品 & 関連ツール品



DiluFlow® Elite

自動希釈装置

Ref. 503 205

DiluFlow® Pro

自動希釈装置

Ref. 502 205

DiluFlow®

自動希釈装置

Ref. 501 203



BagFilter® 400 バッグフィルター

滅菌済側面フィルターバッグ

Ref. 111 425



BagPage® 400 バッグページ

滅菌済全面フィルターバッグ

Ref. 122 025



BagLight® 400 バッグライト

滅菌済フィルター無しバッグ

Ref. 132 025



BagSeal® バッグシール
バッグ溶着用シーラー

Ref. 261 000



BagOpen® 400 オープン
バッグオープナー/ホルダー

Ref. 211 040



BagRack® 400 ラック
& DripTray® (オプション)
ラック + ドリフトレー

Ref. 221 040



BagClip® 400 クリップ
バッグクリップ

Ref. 231 040



BagPipet® ピペット
& **BagTips®** チップス

ピペット - Ref. 251 091
滅菌済 チップス - Ref. 252 019

テクニカル仕様

	BagMixer® 400 S	BagMixer® 400 SW
製品番号	025 000	025 100
可変パワー：パドルとドア間の距離を簡単に調節	✓	✓
パドルが並んで止まります	✓	✓
クリック & クリーン：パドルを簡単に取り外せます	✓	✓
304 L ステンレス・スチールの本体	✓	✓
安全ドリップ・トレイ	✓	✓
180 ワットのブラシレス・モーター	✓	✓
多機能デジタル画面	✓	✓
4 可変スピード	✓	✓
トータルアクセス：ドアが平に開きます	✓	✓
ライトコード：LED 照明でブレンディング・プロセスを表示	✓	✓
白いポリカーボネート製のブレンディング・チェンバー	✓	✓
ブレンディング・チェンバー内は白い LED 照明	✓	✓
二重構造のウィンドードア	-	✓
リキッド・センサー：バッグからの液体漏れを感知	-	✓
250 mL 水 + 22 g チーズでのブレンディングの騒音レベル	48 dB	
ドア重量	1050 g	950 g
ブレンディング・タイム	1 秒から 59 分、∞	
ブレンディング・スピード	4、6、8、10 ストローク / 秒	
サイズ (w x d x h)	27,6 x 45,9 x 35,7 cm	
重量	25,1 kg	24,7 kg
電源	100-240 V~ 50-60Hz	
処理容量	50 mL から 400 mL	
フランス製	✓	
3年保証 (登録後)	✓	
ウィンドーはライフタイム保証	✓	
ショック・アブソーバーはライフタイム保証	✓	

BagMixer®付属品：電源コード、取扱説明書、滅菌済フィルターバッグ・パック



INTERSCIENCEの製品は、ISO9001 に認証されたInterlabにより製造されています。

お問い合わせ (日本語) : sales.japan@interscience.com

代理店

interscience JAPAN 株式会社

140-0001 東京都品川区北品川 1-23-19 GoodOffice 10F
Phone: 03 6712 9715 - Email: sales.japan@interscience.com

PARIS

Phone: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

FRANKFURT

Phone: +49 611 7238 7770 - Email: sales.germany@interscience.com

BOSTON

Phone: +1 781 937 0007 - Email: sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Phone: +86 (0)21-64739390 - Email: sales.china@interscience.cn

SINGAPORE

Phone: +65 6977 7232 - Email: sales.asia@interscience.com

www.interscience.com