



dataLink™

シャーレ用ラベリング・ソリューション

新ソフトウェア

全データをシャーレの側面に

interScience

dataLink™ のワークフロー

easySpiral®を使用する場合

全自動 dataLink™ ソリューションを使用すると、パラメータを設定する必要はありません。



easySpiral®
モデル Pro、Pro Milk
及び Dilute




マニュアル式インプット
(バーコードリーダー
及びキーボード)

ソフトウェア



dataLink® ソフトウェア

プリンター

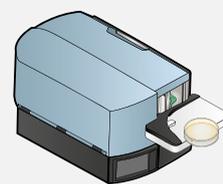

dataLink® pro



または
dataLink®

easySpiral®を使用しない場合

ラベルをカスタマイズして作成します。

2種類のラベルフォーマット

dataLink™

エッセンシャル

- マニュアル式ラベリング
- ラベルサイズ：50 x 10 mm



easySpiral® 使用の dataLink™ ラベル

S145	30/10/2023	11:54:14	ITS
	Total count	100µL	1e-1
			exp

easySpiral® なしの dataLink™ ラベルの例


30/10/2023	ITS	
P212	S145	
100µL	1e-1	

なぜシャーレの側面にラベルを貼るのですか？

蓋ではなく側面にラベルを貼ることで、万一取り違えが発生してもトレーサビリティが確保されます。マニュアル式または自動のカウントにも適しています。

自動化、効率化

easySpiral[®]プレーター本体に接続すると、自動的にシャーレの個々のパラメータ情報がソフトウェアに送信されます。これらの情報は、エンコード後編集され、その後ラベルにプリント、シャーレに貼付されます。このコードが読み込まれると、その情報がScan[®]コロニーカウンターまたはScanStation[®]に送信され、インキュベーションとコロニーカウントのためのセッティングが自動化されます。

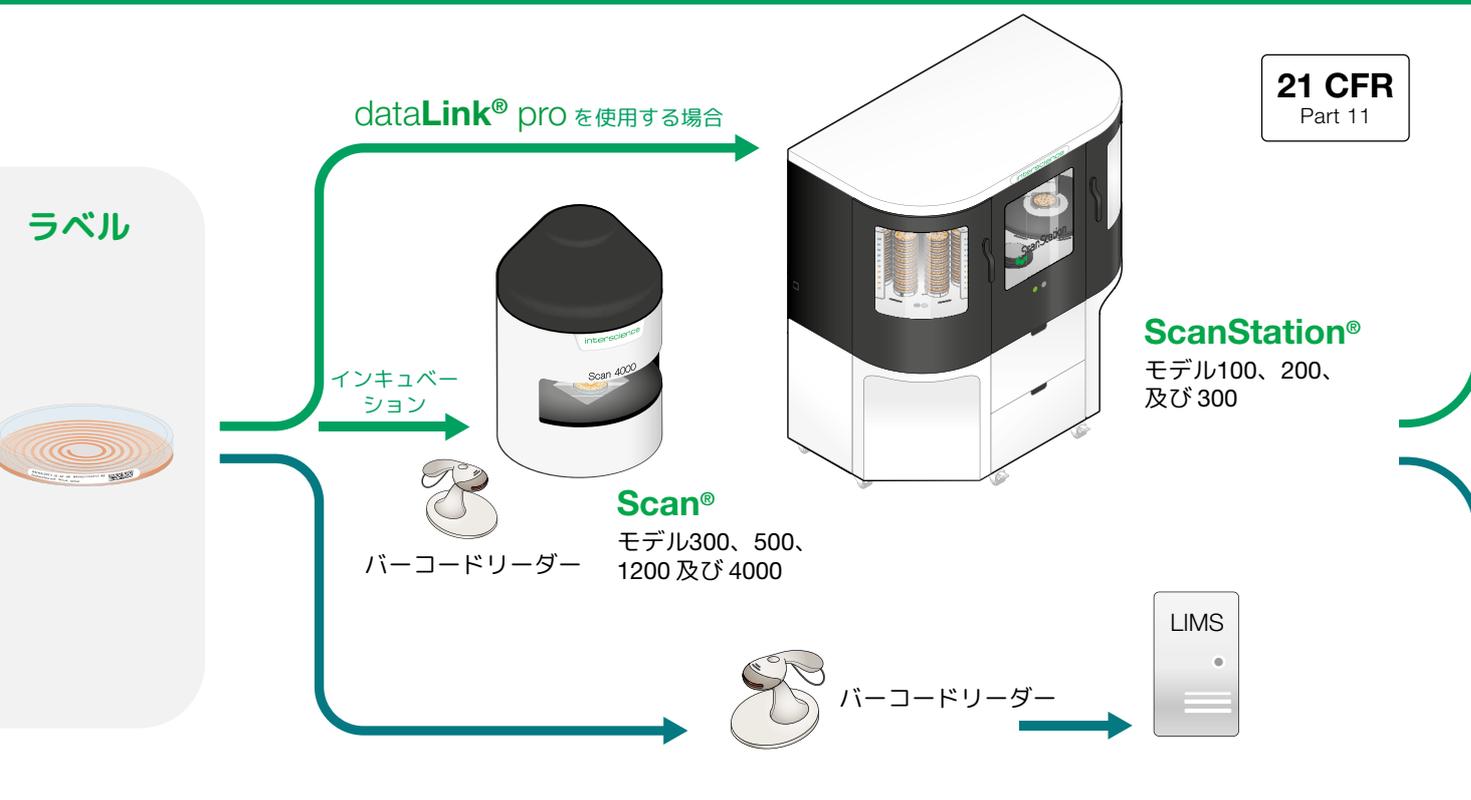

柔軟性とカスタマイズ

dataLink[™]ソフトウェアは、Excel[™]形式のファイルをインポートすることで分析データを取り込みます。その中からラベルにプリントしたい情報を選択して、ラベルを作成します。このラベルは、外部のバーコードリーダーでも読み込みが可能で、LIMSにエクスポートすることも可能です。dataLink[™]ソリューションは、あらゆるラボワークにも対応できます。



dataLink[™] pro

プレミアム チョイス

- 半自動ラベリングトレイ
- ラベルサイズ：50 x 5 mm
- ScanStation[®] 用極低ラベル

easySpiral[®] 使用の dataLink[™] proラベル

30/10/2023 11:54:14 S145 ITS
Total count 100µL 1e-1 exp



easySpiral[®] なしの dataLink[™] proラベルの例

S145 30/10/2023 ITS
P212 1e-1 100µL



仕様、アクセサリ



概要		
塗抹パラメータの管理	✓	✓
カウンティング設定の自動化	✓	✓
生データのインポート	✓	✓
カスタマイズされたラベル	✓	✓
半自動ラベリングトレイ	-	✓
ScanStation®対応極低ラベル	-	✓
ソフトウェア		
データタイプ	容量、希釈、時刻、塗抹モード、ユーザー	
データフォーマット	入力：英数字 出力：英数字、バーコード、データマトリックス	
データのインポート/エクスポート	xlsx, csv, txt	
言語	英語	
ユーザーアカウント管理	✓	✓
監査証跡	✓	✓
プリンター		
印刷タイプ	熱転写	
ラベルサイズ	50 x 10 mm	50 x 5 mm
印刷解像度	203 dpi	600 dpi
仕様		
USB	USB 2.0ポート1個	高速USB 2.0ポート1個 フロントUSBポート1個
電圧 / 周波数	100-240 V~ 50-60 Hz	
保証期間	1年	
準拠規格	21 CFR Part 11	
重量及びサイズ		
サイズ(w x d x h)	26.7 x 20.2 x 18.9 cm	25.2 x 28.8 x 46 cm
重量	2.05 kg	12 kg
ボックスサイズ(w x d x h)	35 x 25 x 28.5 cm	70 x 35 x 40 cm
総重量	3.5 kg	16 kg
パック内容	dataLink™プリンター1台、dataLink®ソフトウェア、バーコードリーダー1台、電源コード1本、USBケーブル1本、ユーザーマニュアル2冊、熱転写フィルム1枚、チャック1個、粘着ラベル2500枚入り2ロール	dataLink™ pro プリンター1台、dataLink®ソフトウェア、電源コード1本、USBケーブル1本、ユーザーマニュアル2冊、熱転写フィルム1枚、チャック1個、粘着ラベル2500枚入り3ロール

INTERSCIENCE の製品は、ISO 9001 に認証された Interlab により製造されています。

WEEE
2002/96/EC

RoHS
2002/95/EC



対応アクセサリ

Ref. 410 120 プリンター用ステッカー(dataLink™)
プリンター用感熱式ラベルロール -
ラベルサイズ: 45 x 10 mm

Ref. 439 170 シャーレの自動アイデンティフィケーション
モジュール
ScanStation® 用シャーレ自動アイデンティフィケーション
のためのバーコード(1D)及びデータマトリックス(2D)リー
ダー

Ref. 522 000 バーコードリーダー

Ref. 410 130 プリンター用フィルム(dataLink™)
感熱式トランスファーフィルム

Ref. 439 051 dataLink™ pro プリンター用ラベル
dataLink™ pro プリンターのためのラベルロール3個セット
ラベルサイズ: 5 x 50 mm

Ref. 439 052 dataLink™ pro プリンター用ラベル
dataLink™ pro プリンターのための感熱式フィルム

代理店

interscience

140-0001 東京都品川区北品川 1-23-19 GoodOffice 10F
Phone: 03 6712 9715 - Email: sales.japan@interscience.com

PARIS

Phone: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

FRANKFURT

Phone: +49 611 7238 7770 - Email: sales.germany@interscience.com

BOSTON

Phone: +1 781 937 0007 - Email: sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Phone: +86 (0)21-64739390 - Email: sales.china@interscience.cn

SINGAPORE

Phone: +65 6977 7232 - Email: sales.asia@interscience.com