

GeckoGrip pour BagOpen®

Système d'accroche de sacs (Breveté) sur DiluFlow®

Réf. 505 009 (400/3500 mL) – Réf. 505 015 (80/100 mL)



Fabrication :



Ce système breveté remplace la gomme adhésive et maintient le sac d'analyse sans colle, même sur une surface mouillée. La conception des bandes GeckoGrip garantit une adhérence à l'épreuve des projections de liquides et de l'action des détergents, ainsi qu'une intégrité éliminant tout risque de contaminations croisées.

MODE OPERATOIRE

1. Centrer et coller une bande GeckoGrip sur la face interne de chaque extrémité du BagOpen®.
2. Glisser un sac neuf, entre les parois du BagOpen®.
3. Laisser le fond du sac reposer sur la base de l'accessoire.
4. Pincer les extrémités mobiles du BagOpen® jusqu'à ce que les bandes GeckoGrip adhèrent totalement aux faces du sac.
5. Relâcher pour que le sac s'ouvre.

ENTRETIEN

1. Mettre un peu de savon sur les mains. Savonner la surface des bandes GeckoGrip.
2. Faire mousser sous l'eau froide. Rincer.
3. Sécher les parois du BagOpen® avec du papier essuie-tout.
4. Tamponner la surface de chaque bande GeckoGrip avec l'essuie-tout.
5. Verser de l'éthanol à 70% sur chaque bande GeckoGrip pour désinfecter.
6. Eliminer le surplus d'alcool en tamponnant chaque bande GeckoGrip avec l'essuie-tout.
7. Remplacer le BagOpen® sur le dilueur. Placer le sac selon le mode opératoire.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Différents modèles GeckoGrip sont disponibles selon les dimensions de sac et le type de BagOpen® monté sur DiluFlow®.



Réf. GeckoGrip pour BagOpen®	Réf. 505 009	Réf. 505 015
Compatibilité avec BagOpen®	Réf. 211 040 (400 mL - 2000mL) Réf. 211 350 (3 500 mL)	Réf. 211 010 (80/100 mL)
Matériau	Caoutchouc de silicone	
Procédé de fabrication	Film injecté	
Nombre de points d'adhésion en surface	29 000 /cm ² environ	
Poids	300 g/m ² environ	
Couleur	naturelle	
Conditions de stockage	-50 °C - +150 °C env. / -122 °F - +302 °F env.	
Conditionnement	Lot de 10 adhésifs	
Épaisseur de bande	0,35 mm environ	
Largeur de bande	25 mm	
Longueur de bande	90 mm	40 mm
Finitions	Coins arrondis	Bords coupés