

instaBAG[®]

乾燥培地入フィルターバッグ

あなたの希釈水はすぐに準備完了!



interscience

かんたん前処理のためのレディ・トゥ・ユーズ培地

instaBAGインスタバッグは、微生物分析のための培地とサンプルを準備する2つの行程が一つでできる定量の乾燥培地入りのフィルターバッグです。時間を要する培地準備をスキップしましょう。



1 サンプルをinstaBAG
に入れます



2 無菌の脱イオン水
を加えます



3 instaBAGをBagMixer
でホモジナイズします

サンプルはパイペットされる用意が整いました

フィルターバッグの 全ての優位点

ホモジナイジング中、残渣はフィルターによりブロックされます

長い貯蔵寿命

パウチを簡単に開封できます

乾燥剤入りジップパウチ: パウチ開封後の最善保存

光及び湿気に強いアルミニウム製パウチ

水を加えるだけ

定量の乾燥培地入りレディ・トゥ・ユーズのバッグ

ホモジナイジング中、乾燥培地は完全に溶けます

バッグフィルターと同一の不織布フィルター

BPW 90 mL 及び BPW 225 mL をご用意しました



特許
申請中

貯蔵寿命
12 か月

室温貯蔵
6°C - 30°C

省スペース




100
instaBAG



100
ガラス製ボトル

無駄がない

100%
使い切る
分析3件のために
instaBAGを
3袋使います

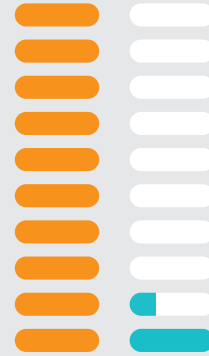

13%
だけ使用
パウチ(5L) 1袋を
分析3件のために
オープン。使われな
かった残りの液体
は捨てられます。

ゴミを少なく



25kg
100件の分析
に対して

instaBAG
+ 希釈水 + サンプル



40kg
100件の分析
に対して

メディアボトル
+ バッグ + 希釈水 + サンプル

すぐに準備完了



instaBAG
での所要時間



自動培養培地調整装置
での所要時間

エコロジック

instaBAG : 水のトランスポートなし



希釈水入りパウチ



長い貯蔵寿命

instaBAG



培養液ボトル(BPW)



テクニカル仕様

	instaBAG® BPW 90	instaBAG® BPW 225 mL
製品番号	114 090	114 225
バッグタイプ	側面フィルター付きバッグ	
バッグの素材	MultiLayer®: 多層コーティング強化合成素材	
フィルターのタイプ	不織布	
フィルターポロジティ	< 250ミクロン	
乾燥培地のタイプ	緩衝ペプトン水	
乾燥培地の重量	1.8 g	4.5 g
サンプルの重量	10 g (± 5 %)	25 g (± 5 %)
加えられる水のポリウム (無菌の脱イオン水)	90 mL (± 2 %)	225 mL (± 2 %)
ホモジナイジングの時間	1 分	
バッグサイズ	190 x 300 mm	
アルミニウムパウチ	10バッグ入り	
貯蔵寿命	12か月	
貯蔵条件	室温 + 6°C ~ 30°C	
滅菌トリートメント	ガンマー線 (10 ~ 25 KGy)	
スタンダード規準	ISO 11133 - ISO 11290-2 - ISO 215281 - ISO 7218 - ISO 6579 - ISO 6887- FDA-BAM	
ボックス	100バッグ入り	

MSDS リクエストを承ります

無償サンプルをご請求ください

製造認証

INTERSCIENCE の製品は ISO 9001 に認証された Interlab により製造されています。



ウィニング・コンビネーション



DiluFlow®グラビメトリック自動希釈装置



instaBAG®



BagMixer®ラボ用ホモジナイザー

代理店

interscience

30, chemin du Bois des Arpents - 78860 St Nom - FRANCE
T: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

interscience USA & CANADA

32 Cummings Park - Woburn, MA 01801 - USA
P: +1 781 937 0007 - F: +1 781 937 0017 - Email: sales.usa@interscience.com

interscience CHINA

上海市徐汇区肇嘉浜路798号坤阳大厦1903室 - 200030
电话: +86 (0)21-64739390 - +86 189 3097 0733 - 邮址: sales.china@interscience.com

interscience SOUTH-EAST ASIA

The Centropod, 80 Changi Rd - 05-07 Singapore 419715
T: +65 6909 0825 - M: +65 8118 5178 - E-mail: sales.asia@interscience.com

www.interscience.com

instaBAG, B 0418. 商品の外観、仕様を改良、仕様が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。詳細は弊社のサイトwww.interscience.comをご確認ください。instaBAG®, DiluFlow® & BagMixer® は、インターサイエンス社により商標登録されています。