

RollBag®

ロールバッグ

滅菌済サンプリング・バッグ

Roll
3回ロールして

Stick
ステッカー
で閉じます



万能サンプリング・バッグ!


interscience

RollBag®は、フード・インダストリー、医学、獣医学及び環境業界向けに、液体または固体の全てのサンプル採集のためのステッカー・クロージャー付き滅菌済サンプリングバッグです。

最適なサンプリング条件を保証するために開発され、サンプルの完全な元のままの状態を保存します。RollBag®は、粉碎して焼却できるソフトな廃棄物として扱われることができるため、廃棄物カテゴリーをより経済的なカテゴリーに下げることができます。

ステッカーだけで防水クロージャー！

バッグに付いているステッカーでバッグを閉じるだけで、工具を使わずに、防水性が高く強固なクロージャーを実現します。

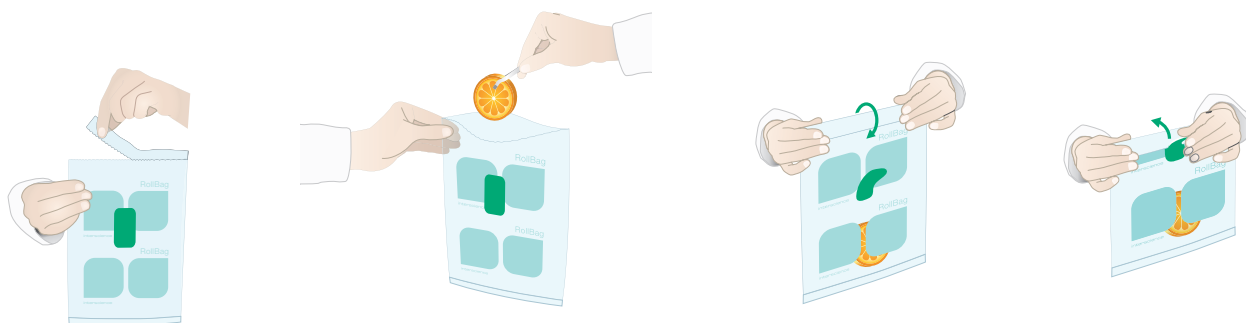

1 プレカットされた開口部を引き裂きます

2 バッグ内にサンプルを入れます

3 ステッカーを少し剥がし、バッグ上部を3回ロールします

4 ステッカーでバッグを密閉します

コストを削減

RollBag®は金属を含まないため、金属を含むワイヤーバッグよりも廃棄することがより簡単です。


確かに、金属ワイヤーはオートクレーブサイクル中にバッグに穴をあけることがあり、鋭利な物体の廃棄物のカテゴリーで感染リスクのあるバイオハザード廃棄物の中で廃棄されることを意味します。これは、廃棄物処理コストが高くなることになります。

金属を含まないRollBag®は、簡単にオートクレーブ処理したり、焼却して粉碎することができる、穴のあいていないソフトな廃棄物バイオハザードクラスに廃棄できることを意味します。このことにより、廃棄物カテゴリーをより経済的なカテゴリーに下げコスト削減を実現できます！



省スペース

RollBag®を使用すると、多数の採集コンテナを保管するかわりに、保管スペースと配送のコストを削減することができます。

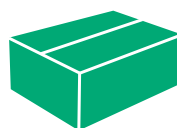

500
RollBag®



500
プラスチック コンテナ



防水 クロージャー

ステッカーによる簡単
で強固なクロージャー



耐性

PolySilk® 製
破裂しません



超強固な 溶着部

ホモジナイジング
に耐性



安全

ガンマ線滅菌
フードコンタクト
認証



マーキング ゾーン

サンプルの簡単な
識別



プレカット 開口部

シングル
無菌包装

11モデル：全てのアプリケーションに対応

RollBag® ロールバッグ												
モデル		7.5 x 20	11 x 20	11 x 25	14 x 23	11 x 30	14 x 33	17.5 x 30	17.5 x 40	25 x 38	25 x 50	38 x 56
製品番号		145 072	145 112	145 115	145 142	145 113	145 143	145 173	145 174	145 253	145 255	145 385
用途		採集場所からラボまで液体または固体のあらゆるサンプルのための滅菌済バッグ										
幅	cm	7.5	11	11	14	11	14	17.5	17.5	25	25	38
	inch	3	4.3	4.3	5.5	4.3	5.5	7	7	10	10	15
高さ	cm	20	20	25	23	30	33	30	40	38	50	56
	inch	8	8	10	9	12	13	12	16	15	20	22
厚さ	µm	70	70	70	70	70	70	70	70	110	110	110
	mil	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
最大容量	mL	110	200	400	400	620	850	1100	1800	2500	4500	10000
	oz	4	7	14	14	21	29	38	61	85	152	340
ホモジナイジング時の最大容量	mL	65	160	180	200	145	350	650	550	1000	2500	5000
	oz	2	5	6	7	5	12	22	19	34	84	170
最適処理容量	mL	5-40	5-80	5-110	5-130	5-100	50-250	50-400	50-350	200-600	400-1000	500-3000
	oz	0.15-1.5	0.15-3	0.15-4	0.15-5	0.15-4	1.5-9	1.5-14	1.5-12	7-21	13-34	17-102
インターサイエンス社のホモジナイザーとのコンパチビリティ		MiniMix®					MiniMix® & BagMixer®	BagMixer®		BagMixer® & JumboMix®	JumboMix®	
ステッカーの数/バッグ		1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
バッグタイプ		サンプリングバッグ										
マーキングゾーン		✓										
材質		PolySilk®: ハイグレード HDPE (バッグ) - ポリプロピレン (クロージャー・ステッカー)										
ガンマ線		5 ~ 12 kGy、証明書付き										
平均貯蔵寿命		5 年										
許容温度		-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F										
準拠規格		ISO 7218、ISO 6887、FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)										
フードコンタクト認証		レギュレーション (EC) N° 1935/2004										
保存条件		湿気や光を避け、温帯で乾燥した場所に保管してください										
箱サイズ		15.5 x 25.5 x 13 cm				35 x 21 x 10.5 cm			44 x 27.5 x 10 cm			41 x 33.5 x 11.3 cm
総重量		1.3 kg	1.7 kg	2.2 kg	2.5 kg	2.4 kg	3.5 kg	3.7 kg	5 kg	4.9 kg	6.3 kg	10.4 kg
1 箱中のバッグ枚数		500	500	500	500	500	500	500	500	250	250	250

無償サンプルをご請求ください！

認証された製品

INTERSCIENCE の製品は、ISO 9001 に認証された Interlab により製造されています。



代理店

interscience

140-0001 東京都品川区北品川 1-23-19 GoodOffice 10F
Phone: 03 6712 9715 - Email: sales.japan@interscience.com

PARIS

Phone: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

FRANKFURT

Phone: +49 611 7238 7770 - Email: sales.germany@interscience.com

BOSTON

Phone: +1 781 937 0007 - Email: sales.usa@intersciencelab.com

SHANGHAI

Phone: +86 (0)21-64739390 - Email: sales.china@interscience.com

SINGAPORE

Phone: +65 6977 7232 - Email: sales.asia@interscience.com

www.interscience.com

6847 RollBag_IP 0421、このパンフレットの版権と複製は全権なく、変更はされることがあります。RollBag®はインターサイエンス社に商標登録されています。このドキュメントはフランス語からの翻訳で、誤訳や不正確な点を含む可能性があります。最新のインターサイエンスの製品は、ISO 9001 に認証された Interlab により製造されています。このドキュメントはフランス語からの翻訳で、誤訳や不正確な点を含む可能性があります。最新のインターサイエンスの製品は、ISO 9001 に認証された Interlab により製造されています。

