



# SCAN 50

マニュアル式コロニーカウンター

新機能をデザインして登場



interscience

Scan® 50 は新ジェネレーションのマニュアル式コロニーカウンターであり、ユーザーの目を保護しつつ、コントラストのあるコロニー照明を提供します。コロニーカウントの際のエルゴノミーを改善し、筋骨格障害 (MSD) を防ぎます。またUSB 経由でデータをエクスポートすることでトレーサビリティを確保します。

## トレーサビリティ

カウント中に記録されたデータを、USB、LIMS、スプレッドシートまたはテキスト形式でエクスポートすることにより、結果を再記載する際のエラーを回避し、時間を節約することができます。またデータ転送用のバーコードリーダー<sup>(2)</sup>接続をすることもできます。

interscience  
コロニーカウンティングの  
スペシャリスト




白い  
バックグラウンドと  
カウンティング  
グリッド

Scan® 50

## コントラストのあるコロニー照明： Dark Field 2 (ダークフィールド 2)

Dark Field 2 は、強度を調整できる間接照明システムです。光反射板は、反射や影なしですべての点で光を拡散します。これにより、シャーレの表面上、メディアの中および縁の周りのすべてのコロニーが目立つこととなります。眩しい光が排除され、オペレーターの目が保護されます。

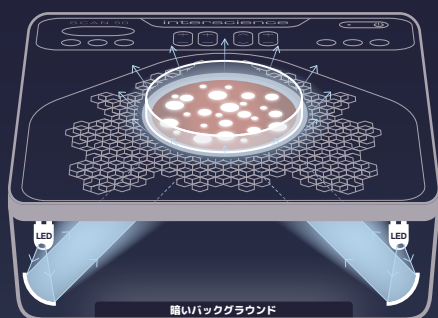

特許出願中

## 消毒が簡単

ワークステーションを清潔に保つために、ガラスとハンドレストは取り外し可能です。消毒が容易で、ワークステーションの完璧な衛生状態を保証します。

ヘッドフォン  
ジャック

ハンドパッド

Scan® 50 pro

## 新しくデザインされたエルゴノミー

### 聴覚コンフォート



- 9つの異なるサウンドと同僚を邪魔することなく仕事ができるヘッドフォン

### 光シグナル

- カウントされた各コロニーの光シグナル

### 最適な作業姿勢

- 拡大レンズ<sup>(2)</sup>、ハンドレスト及びハンドパッド<sup>(1)</sup>を備えた読みやすい傾斜した画面
- 筋骨格系疾患 (MSD) の予防

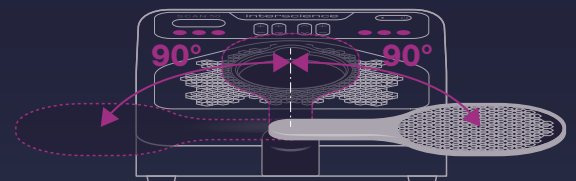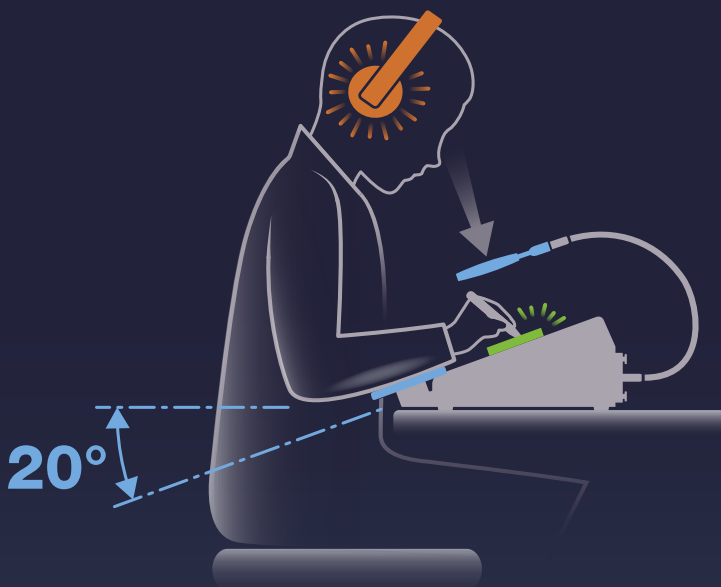

### 右利き左利きユーザーに対応

- 左右両側に同じカウントボタン
- ハンドパッド：機器上に180°回転し電源を入れることができるアームレスト

# テクニカル仕様 & アクセサリー

付属品：電源コード1個、USBケーブル1個、黒色マーカーペン1個、白色バックグラウンドプレート1個、取扱説明書、ヘッドフォン (Scan® 50 Proのみ)、拡大鏡 (オプション)




**拡大鏡**  
Scan®50 及びScan® 50 pro 用拡大鏡 + フレキシブル・アーム 1個

Ref. 435 001



**Wolffhugel カウンティンググリッド**  
Scan®50 及びScan® 50 pro 用 Wolffhugel™ 透明及び白色カウンティング・グリッド 1個ずつ

Ref. 435 025



**スパイラルグリッド (90 mm)**  
easySpiral® カウンティンググリッド : Scan®50 及びScan® 50 pro 用透明及び白色バックグラウンド 1個ずつ - Ø 90 mm

Ref. 435 036



**サークルグリッド (90 mm)**  
easySpiral® Dilute サークル・カウンティンググリッド : Ø 90 mm - Scan®50 及びScan® 50 pro 用透明及び白色バックグラウンド 1個ずつ

Ref. 435 038



**Petrifilm™/MC-Media Pads™/Compact Dry™用アダプター**  
Scan®50 及びScan® 50 pro 用 Petrifilm™, MC-media Pads™, Compact Dry™ アダプター

Ref. 435 051



**ヘッドフォン**  
Scan®50 及びScan® 50 pro 用ヘッドフォンジャックソケット接続

Ref. 435 052



**オプティカル・クリーナー + ワイブ**  
オプティカル・クリーナー + ワイブ

Ref. 435 702



**バーコード・リーダー**  
バーコード・リーダー (1D)

Ref. 522 000

代理店

	Scan® 50	Scan® 50 Pro
<b>概要</b>		
製品番号	<b>435 050</b>	<b>435 055</b>
ステンレス製	✓	✓
LIMS/SIL 接続	✓	✓
USB 接続	✓	✓
混釈、均一、スパイラル、サークルモードに塗抹されたシャーレをカウント	✓	✓
クロモジェニック・シャーレをカウント	✓	✓
Petrifilm™、Compact Dry™、MC-Media Pads™、easyPlate™、メンブレンフィルターをカウント	✓	✓
反射なしの LED 照明	✓	✓
ハンドパッド：エルゴノミックな腕置き	-	✓
ヘッドフォン付属	-	✓
<b>カウンティング</b>		
コロニーカウンタータイプ	マニュアル式 (0-1999 CFU)	
コロニーを追加または削除するためのマニュアル式コントロール	✓	✓
カウンティング光シグナル	✓	✓
カウンティング・サウンドシグナル	9 種の音 / 5 段階音量レベル	
カウンティング・トーン	感度調整可能なタッチ面	
<b>仕様</b>		
照明テクノロジー	Dark Field 2 : 白い LED の間接照明	
照明システム	5 段階強度レベル付 LED 照明	
シャーレ サイズ	Ø 55 - Ø 90 mm	
データエクスポート	USB, LIMS, CSV又はテキストファイル経由	
電源	100-240 V ~ 50-60 Hz	
保証	3年 (保証カードを弊社に登録後)	
準拠規格	ISO 7218 及び FDA BAM	
<b>重量及びサイズ</b>		
サイズ (w x d x h)	27.3 x 29.5 x 15.1 cm	27.3 x 35.2 x 15.1 cm
正味重量	4.05 kg	4.45 kg
梱包サイズ (w x d x h)	35 x 45 x 40 cm	35 x 45 x 40 cm
総重量	6.40 kg	7.05 kg



**IQOQ 及び保証延長についてはお問い合わせください**

## interscience

140-0001 東京都品川区北品川 1-23-19 GoodOffice 10F  
Phone: 03 6712 9715 - Email: sales.japan@interscience.com

### PARIS

Phone: +33 (0)1 34 62 62 61 - Email: info@interscience.com

### FRANKFURT

Phone: +49 611 7238 7770 - Email: sales.germany@interscience.com

### BOSTON

Phone: +1 781 937 0007 - Email: sales.usa@intersciencelab.com

### SHANGHAI

Phone: +86 (0)21-64739390 - Email: sales.china@interscience.cn

### SINGAPORE

Phone: +65 6977 7232 - Email: sales.asia@interscience.com

Scan®50, B. 1222, Scan® は商標登録されています。このパンフレットの英訳と情報は、契約上の拘束力を持ちません。このパンフレットはフランス語版からの翻訳で、契約上の拘束力を持ちません。インターサイエンスは、製品の仕様を予告なしに変更または改善する権利をもちます。最新情報と追加情報については、www.interscience.com をご覧ください。 P.O. Box 950 556 220 Versailles, INTERSCIENCE SARL F78860.

